



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

internet: www.kern-sohn.com

Návod k montáži Stojan

KERN BVBP-A01

Verze 1.0

02/2008

CZ



BVBP-A01-IA-cz-0810



KERN BVBP-A01

Verze 1.0 02/2008

Návod k instalaci Stojan

Stojan s nastavitelnou výškou, maximální výška 1550 mm

Rozsah dodávky - Montáž stojanu:

	<p>1. Jednotlivé části smontovat v souladu s vyobrazením</p>	<p>2. Přišroubovat držák zobrazovací jednotky</p>

Montáž stojanu - zobrazovací jednotka:

1. Odšroubovat nožičku plošiny zobrazovací jednotky



2. Odšroubovat krycí desku, a vyměnit ji za krycí desku stojanu



3. Přišroubovat krycí desku



4. Držák stojanu přišroubovat v souladu s obrázkem



5. Zobrazovací jednotku připevnit ke stojanu pojistným šroubem (1).



6. Otočit otočnými knoflíky (2, 3) za účelem fixace polohy displeje