



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

CZ

Instrukce instalace Akumulátor

Strana 2

KERN EG/EW-A04

Verze 1.0 04/2006

EG/EW-A04-IA-cz-0610



KERN EG/EW-A04

Verze 1.0 04/2006


Instrukce instalace

Akumulátor

KERN EG-A04 pro modely s maximem ≤ 820 g

Otvírání váhy:


- Odpojit váhu od sítě.
- Sejmout desku váhy (1) a podpěru desky váhy (2).
- Odšroubovat oba šrouby z pravé i levé strany vodička podpěry (3).

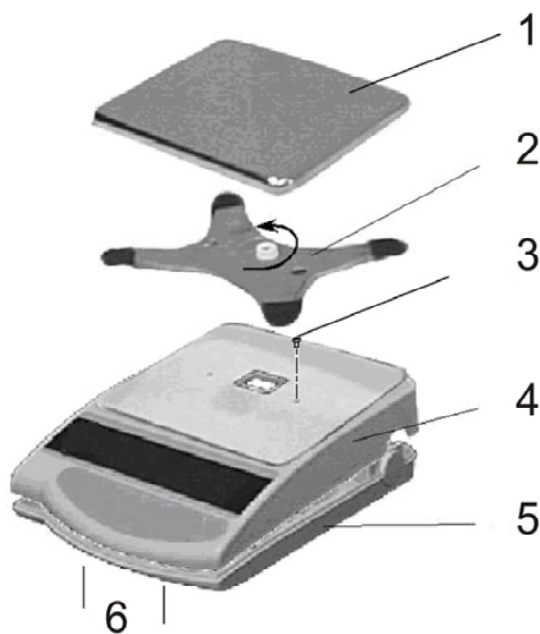


- Odblokovat oba háčky (6) v dolní části krytu (5) a opatrně sejmout vrchní část krytu (4) a přesunout dozadu (je nutno věnovat pozornost vodičku vrchní části krytu v zadní části váhy).

Instalace akumulátoru:


- Odšroubovat a vyjmout oba šrouby (1).

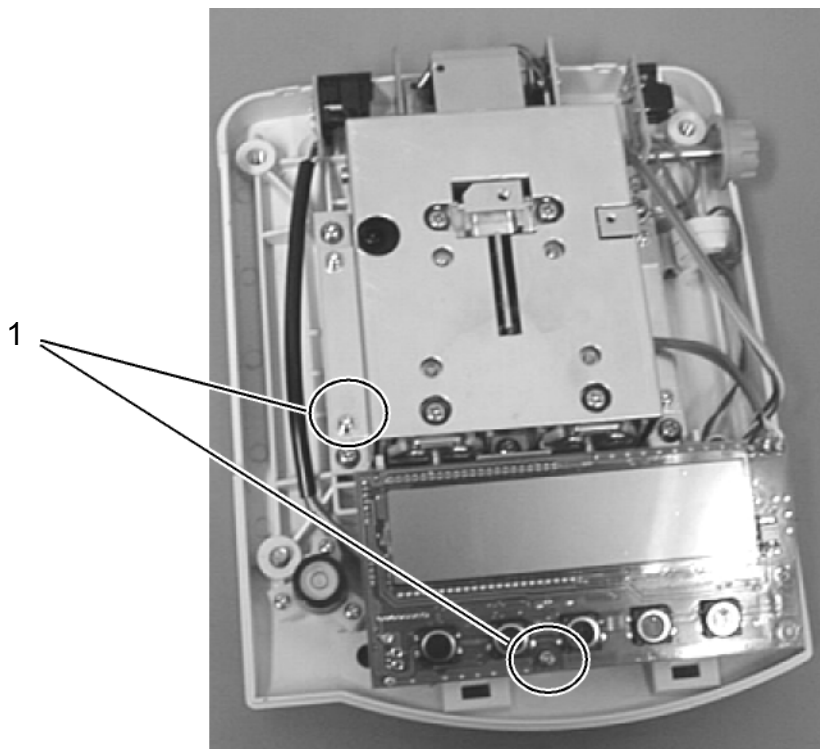

- Vyjmout akumulátor z obalu a **připojit napájení k destičce (2)**, poté nasadit zástrčkovou spojku na destičku displeje (3) váhy (CN5).

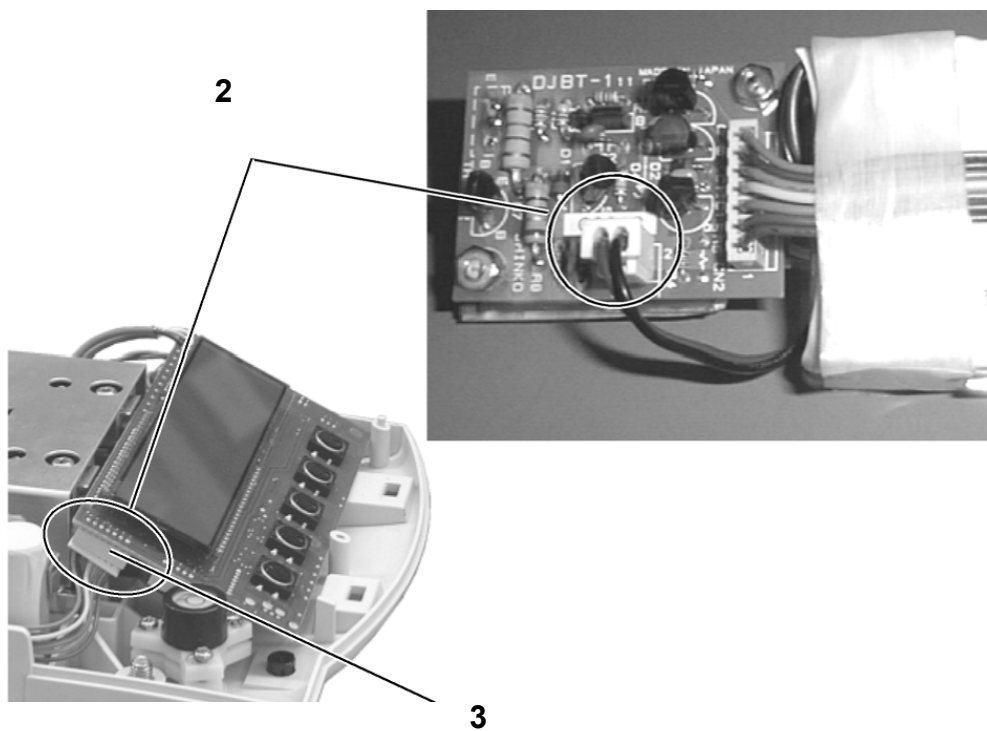

- Umístit akumulátor s příslušenstvím na levé straně krytu tak, aby bylo možné spojit akumulátor s váhou pomocí existujícího úchytu a dříve odšroubovaného šroubu (4). Lehce přitlačit ke krytu (existuje pouze jedna správná možnost montáže). Opět přišroubovat destičku displeje pomocí dříve odšroubovaného šroubu (5).

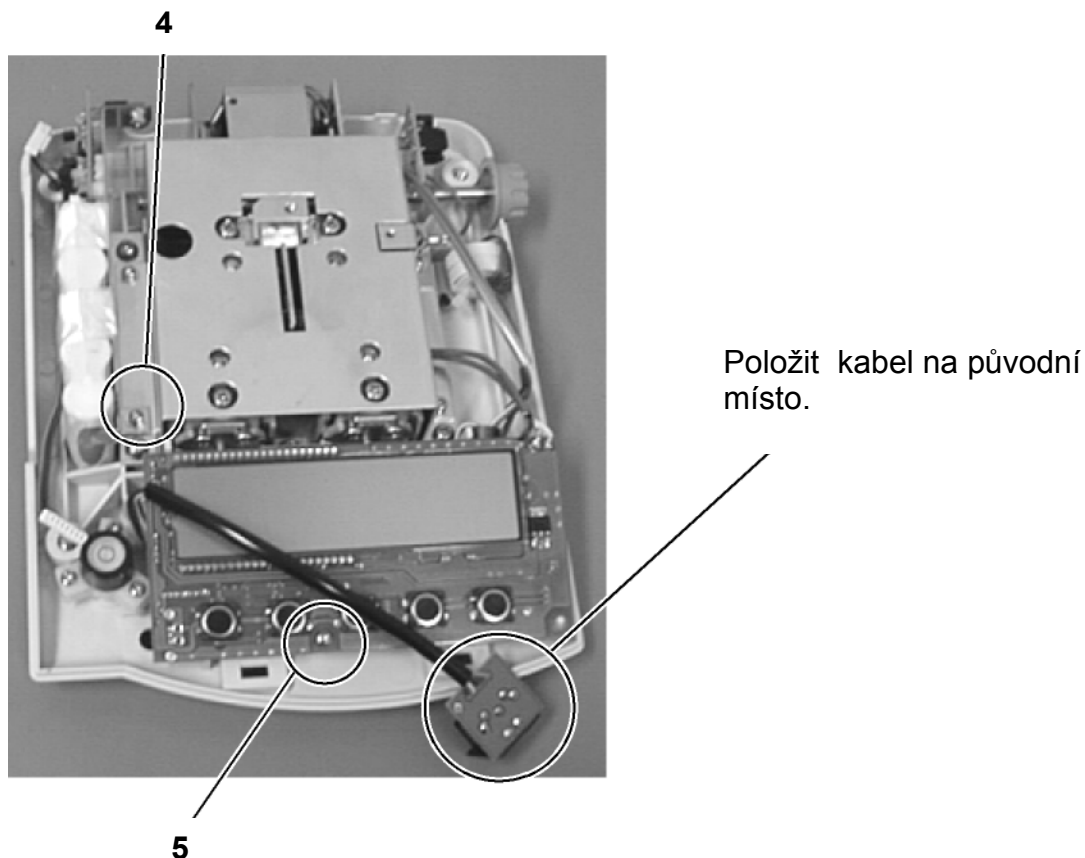

- Vrchní část krytu nasadit na zadní vodítka a nachýlit dopředu, až háčky slyšitelně zapadnou. Přišroubovat oba šroubky z levé i pravé strany vodítka podpěry, nasadit podpěru a poté desku váhy.

Upozornění:

Akumulátor je sice funkční ihned, ale před prvním použitím je nutno jej minimálně 8 hodin nabíjet.