



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

CZ

Instrukce instalace Akumulátor

Strana 2

KERN EG/EW-A06

Verze 1.0 04/2006

EG/EW-A06-IA-cz-0610

CZ

KERN EG/EW-A06


Verze 1.0 04/2006

Instrukce instalace Akumulátor

KERN EG-A06 pro modely s maximem ≥ 2200 g

Otvírání váhy:


- Odpojit váhu od sítě.
- Sejmout desku váhy (1) a podpěru desky váhy (2).
- Odšroubovat oba šrouby z pravé i levé strany vodička podpěry (3).

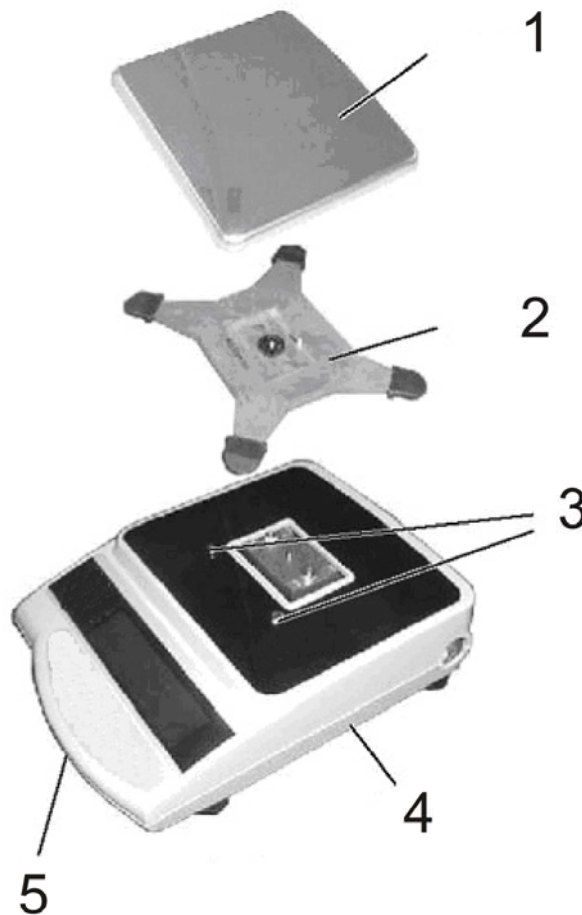


- Odšroubovat příchytný šroub (3) v dolní části krytu (4) a opatrně sejmout vrchní část krytu.

Instalace akumulátoru:

- Sejmout kabelový úchyt.

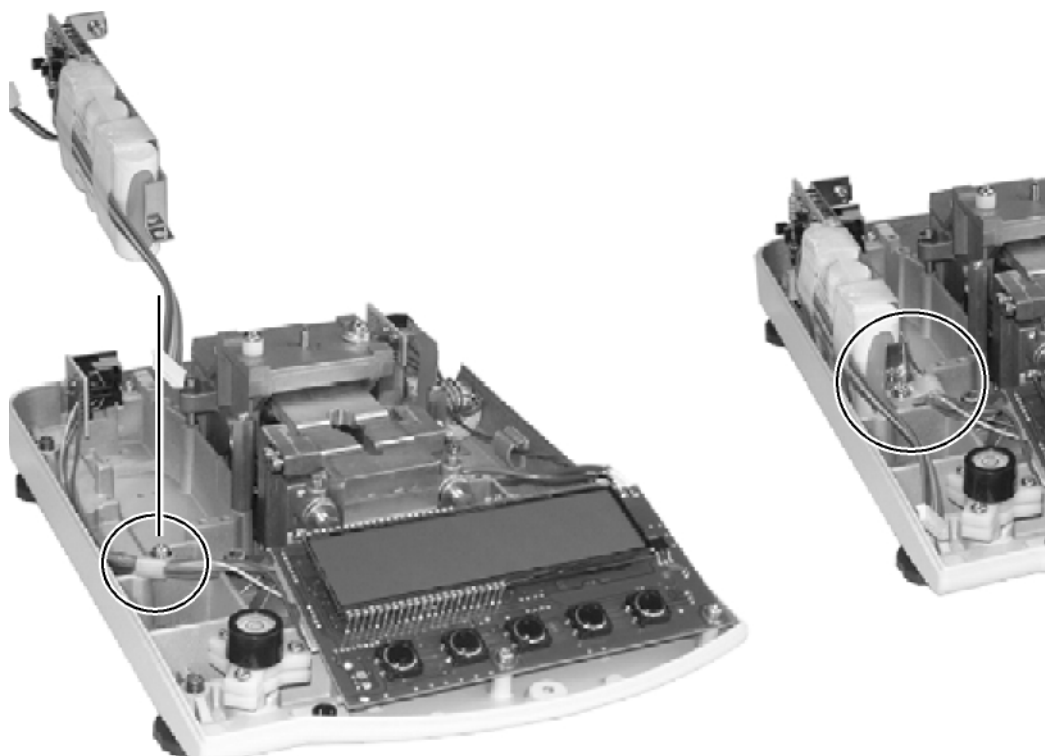


- Vyjmout akumulátor z obalu a **připojit napájení k destičkám akumulátorů.**

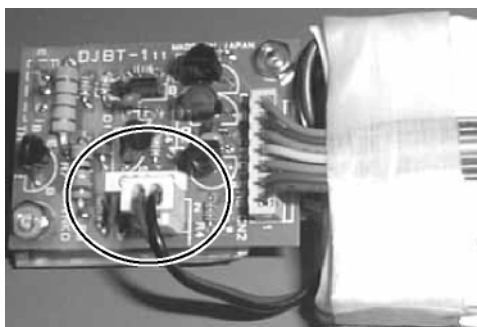

- Umístit akumulátor s příslušenstvím na levé straně krytu tak, aby bylo možné spojit akumulátor s váhou pomocí existujícího úchytu a dříve uvolněného kabelového úchytu.

- Odšroubovat 2 přichytné šrouby destičky displeje.
- Nasadit zástrčkový spoj na destičku displeje váhy (CN5).

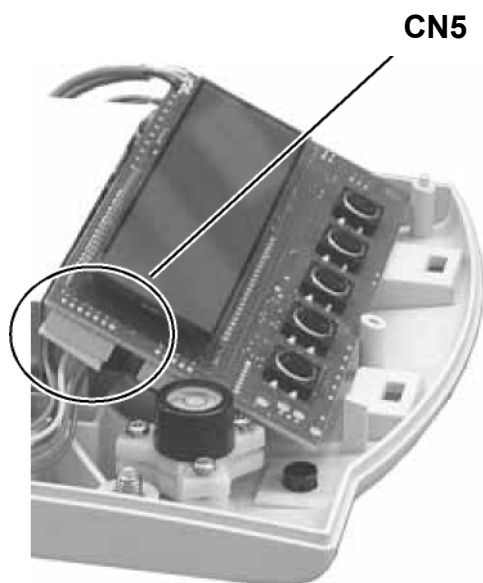

- Přišroubovat destičku displeje pomocí dříve odšroubovaných šroubů.
- Vrchní část krytu nasadit na dolní část a přišroubovat. Přišroubovat oba připevňující šrouby (3) a připevnit podpěru (2). Nasadit desku váhy (1).

Upozornění :

Akumulátor je sice funkční ihned, ale před prvním použitím je nutno jej minimálně 8 hodin nabíjet.