



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Provozní manuál Sada pro kalibraci teploty

## **KERN MLB-A03/A11**

Verze 2.1  
02/2008  
CZ

MLB-A03/A11-BA-cz-0821




# KERN MLB-A03/A11

Verze 2.1 02/2008

## Provozní manuál

## Sada pro kalibraci teploty

### Přehled:

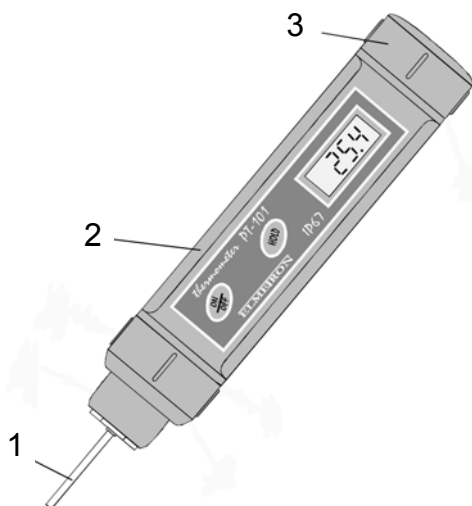

- 1: Měřicí snímač
- 2: Kryt
- 3: Kryt bateriové přihrádky

### Teknisk data:

Měřicí rozsah	-70 – 200 °C	
Přesnost vážení	0,1 °C	
Přesnost zobrazování	± 0,2°C	
Měřicí přesnost snímače	Rozsah	
	-70 - 0°C	± 0,9°C
	0 - 100°C	± 1,0°C
	100 - 200°C	± 1,5°C
	200 - 400°C	± 3,0°C
Baterie	3 kusy LR44, 1,5 V	
Životnost baterie	150 hodin	
Hmotnost	75 g	
Rozměry	L = 143 mm, Ø 26 mm	

## Provoz:

Zapnout zařízení tlačítkem **ON/OFF**. Zařízení provádí sebetestování. Asi po 2 sekundách se zařízení dostane do měřicího režimu. Na displeji se zobrazí nejvyšší naměřená hodnota v °C.

Vypnout zařízení tlačítkem **ON/OFF**, resp. jestliže se během 10 minut nestlačí tlačítko **HOLD**, zařízení se vypne automaticky.

Režim HOLD: Stlačit tlačítko **HOLD**, aby se dosáhl klidový režim. Na displeji se zobrazí znak "**HLd**". Jestliže se aktivuje klidový režim, teploměr zachová na displeji aktuální hodnotu, a následující měření se zastaví. Zobrazení se stlačením „HLD“ mění na zachovanou hodnotu.

Novým stlačením tlačítka „**HOLD**“ (na displeji se krátce zobrazí „**Con**“) měření opět pokračují.

## Oprava:

### Výměna baterie:

Zobrazí-li se hlášení „Lo“, je potřebné vyměnit baterii. Za účelem výměny baterie otevřít kryt bateriové přihrádky. Vyndat staré baterie a vložit nové baterie, následovně:



Potom opět upevnit kryt.