



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com



**Installatie-instructie
Accu**

Pagina 2

KERN EG/EW-A04

Versie 1.0 04/2006

EG/EW-A04-IA-nl-0610



KERN EG/EW-A04

Versie 1.0 04/2006


Installatie-instructie

Accu

KERN EG-A04 voor modellen met maximaal ≤ 820 g

Weegschaal openen:


- De weegschaal van het netwerk scheiden.
- Het weegschaalplateau (1) en de steun van het weegschaalplateau (2) afnemen.
- Beide schroeven links en rechts van het steungeleide (3) losschroeven.

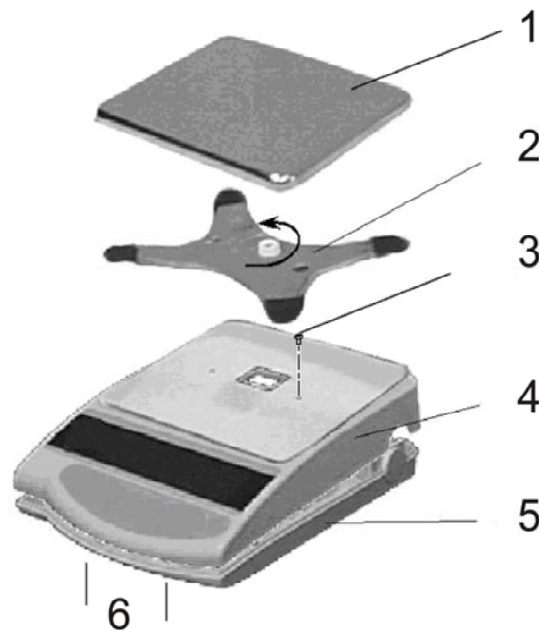

- Beide houdhaken (6) onderaan de behuizing (5) ontgrendelen en het bovengedeelte van de behuizing (4) voorzichtig afnemen door deze naar achteren te schuiven (daarbij op het gelede van het bovengedeelte van de behuizing achteraan letten).


Installatie van de accu:

- Beide bevestigingsschroeven (1) losschroeven en eruit nemen.

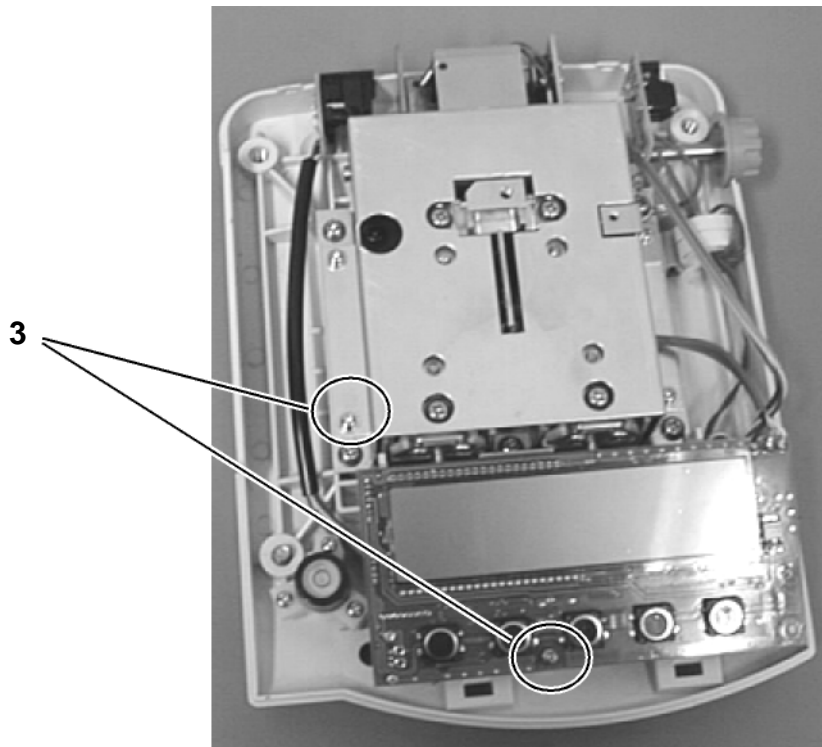


- De accuset van de verpakking eruit nemen en **vervolgens voeding aan de accuplatten aansluiten (2)**. Vervolgens de contactverbinding aan de displayplaten (3) van de weegschaal (CN5) aansluiten.

Kabel opnieuw in de
oorspronkelijke positie
plaatsen

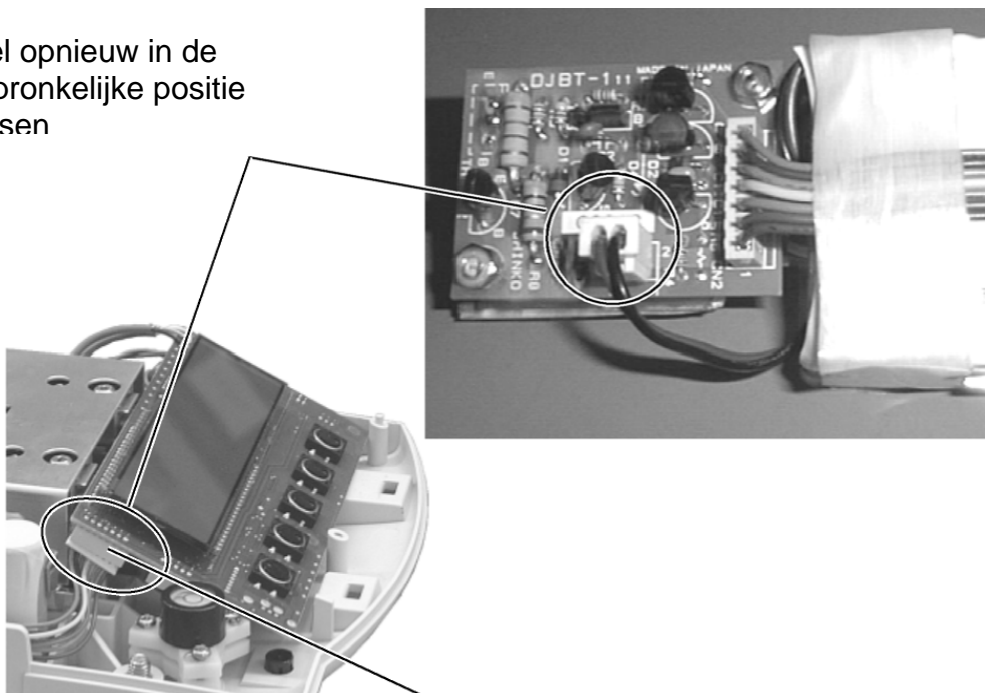

- De accuset links van de behuizing plaatsen zodat hij aan de weegschaal met bestaande greep en de eerder losgeschroefde schroef (4) kan worden vastgeschroefd. Daarvoor deze licht in de behuizing duwen (er is enkel één correcte montage­mogelijkheid). De displayplaat met de eerder losgeschroefde schroef (5) opnieuw vastschroeven.

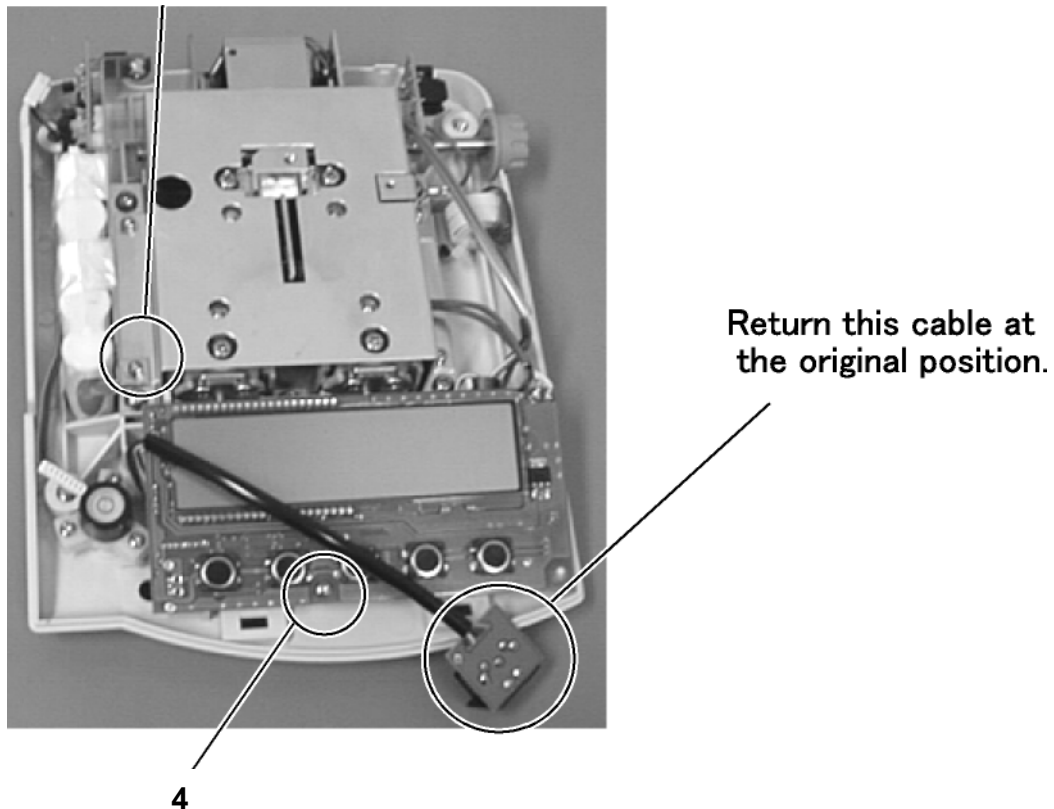

- Het bovengedeelte van de behuizing op de achtergeleiden zetten en naar voren schuin stellen, totdat beide houdhaken in het ondergedeelte van de behuizing hoorbaar klikken. Beide schroeven links en rechts van het steungeleide vastschroeven en de steun opnieuw monteren. Het weegschaal­plateau opzetten.

Opmerking:

Hoewel de accu onmiddellijk paraat is, dient hij vóór eerste ingebruikname te worden geladen door deze tenminste 8 uur lang aan de netadapter aan te sluiten.