



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Gebruiksaanwijzing Temperatuurkalibreringsset

## KERN MLB-A03/A11

Versie 2.1

02/2008

NL

MLB-A03/A11-BA-nl-0821




# KERN MLB-A03/A11

Versie 2.1 02/2008

## Gebruiksaanwijzing Temperatuurkalibreringsset

### Overzicht:

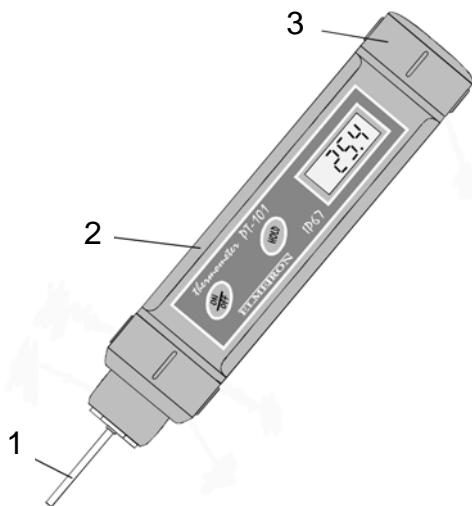

- 1: Meetvoeler
- 2: Behuizing
- 3: Afdekking batterijhouder

### Technische gegevens:

Meetbereik	-70 – 200 °C	
Af leesbaarheid	0,1 °C	
Weergavenauwkeurigheid	± 0,2°C	
Meetnauwkeurigheid van de voeler	Bereik	
	-70 - 0°C	± 0,9°C
	0 - 100°C	± 1,0°C
	100 - 200°C	± 1,5°C
	200 - 400°C	± 3,0°C
Batterijen	3 ex. LR44, 1,5 V	
Batterijduur	150 uren	
Gewicht	75 g	
Afmetingen	L = 143 mm, Ø 26 mm	

## Operatie

Apparaat met de toets **ON/OFF** inschakelen. Het apparaat voert een inschakeldiagnose door. Na ca. 2 seconden bevindt het apparaat zich in de meetmodus. Op het display verschijnt de maximaal gemeten waarde in °C. Apparaat met de toets **ON/OFF** uitschakelen; indien de toets **HOLD** binnen 10 minuten niet ingedrukt wordt, schakelt het apparaat automatisch uit.

HOLD-modus: Druk de toets **HOLD** in om in de stilstandmodus te geraken. Het teken "**HLd**" verschijnt op het display. Als de stilstandmodus geactiveerd is, handhaaft de thermometer de actuele waarde op het display en stopt het alle daaropvolgende metingen. Het display gaat voortdurend van „HLD“ naar de gehandhaafde waarde over. Door de toets „**HOLD**“ opnieuw in te drukken (op het display verschijnt even „**Con**“) worden de metingen terug voortgezet.

## Onderhoud:

### Vervangen van de batterij:

Indien op het display „Lo“ verschijnt, dient de batterij gewisseld te worden. Om de batterijen uit te wisselen, opent u de afdekking van de batterijhouder. Verwijder de oude batterijen en leg de nieuwe batterijen als volgt in:



Daarna de afdekking terug bevestigen.