



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)


# Gebruiksaanwijzing Zakweegschaal

## KERN TCE

Versie 1.0

11/2004

NL

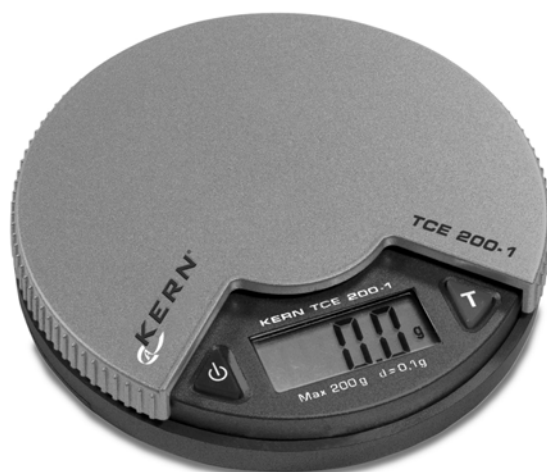

TCE-BA-nl-0410



# KERN TCE

Versie 1.0 11/2004

## Gebruiksaanwijzing Zakweegschaal

---

---


### 1. Technische gegevens

- Weegbereik: 200 g
- Afleesbaarheid d: 0,1 g
- Gebruiksomstandigheden: 10 – 30 °C  
Max. 85% luchtvochtigheid (niet-condenserend)
- Stroomvoorziening: Batterijen 2 x LR44

### 2. Bediening

- Indrukken van de inschakeltoets  De weegschaal geeft even „8888“ aan en gaat naar „0“.
- Te wegen goed op de weegplaat leggen; op het display verschijnt het gewicht in g.
- Met de toets “Tare”  kan het display van de weegschaal op „0“ gezet worden.

### 3. Justering

De toets “Tare”  3 seconden lang ingedrukt houden totdat „CAL“ aangegeven wordt.

- Inschakeltoets loslaten; het display geeft „100“ aan.
- 100 g testgewicht (nauwkeurigheidsklasse M3) opleggen.
- Het display springt naar „F“; Justering is beëindigd.
- In geval van een daarvan afwijkend display is de justering mislukt. Justeerprocédé herhalen.

### 4. Belangrijke aanwijzingen

- Weegschaal niet overbelasten (bij overbelasting verschijnt foutmelding „E“).
- Wanneer er zich elektromagnetische velden voordoen, zijn er aanzienlijke afwijkingen van de weergave mogelijk. Dan de locatie wijzigen.
- Hoge luchtvochtigheid, dampen en stof vermijden, omdat de weegschaal niet hermetisch gesloten is. Weegschaal niet rechtstreeks met vloeistof in aanraking doen komen. Deze zou in het meetsysteem kunnen binnendringen.
- Geen continue belasting op de weegplaat
- Weegschaal nooit in ontplofbare ruimten gebruiken, omdat ze als standaarduitvoering niet explosievast is.
- Weegschaal regelmatig met externe testgewichten controleren (zie 3.).
- **Wanneer de weegschaal geopend wordt, vervalt de garantie.**