



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tél: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instructions de montage: Statif

## KERN BVBP-A01


Version 1.0

02/2008

F



BVBP-A01-IA-f-0810

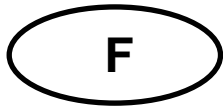

# KERN BVBP-A01

Version 1.0 02/2008

## Notice d'installation Statif


Statif à hauteur réglable, hauteur maxi 1550 mm

### Etendue de la livraison - Montage du statif:

	<p>1. Monter les pièces selon l'illustration</p>	<p>2. Visser le support du dispositif d'affichage</p>

## Montage statif - Afficheur:

1. Dévisser le pied de table de l'afficheur

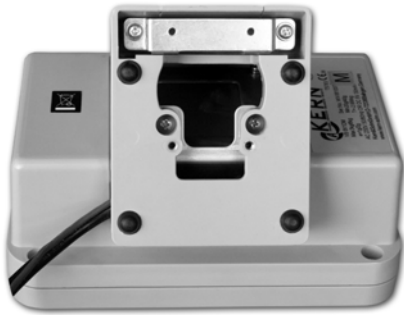

2. Dévisser la plaque de couverture et la remplacer par la plaque de couverture du statif



3. Visser la plaque de couverture



4. Visser le support du statif sur la plaque de couverture selon l'illustration



5. Fixer l'afficheur au statif à l'aide de la vis de sécurité (1).



6. Visser les têtes tournants (2, 3) pour le positionnement de l'affichage