



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

Email info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Fax.: +49-[0]7433-9933-149

Internet www.kern-sohn.com

Istruzioni di montaggio

Treppiede

KERN BVBP-A01


Versione 1.0

02/2008

I



BVBP-A01-IA-i-0810

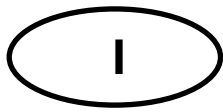

KERN BVBP-A01

Versione 1.0 02/2008

Istruzioni per l'installazione Treppiede

Treppiede ad altezza regolabile, altezza massima 1550 mm

Volume di fornitura - Montaggio del treppiede:

	<p>1. Montare i pezzi individuali secondo l'illustrazione</p>	<p>2. Avvitare il supporto dell'unità schermo</p>

Montaggio del treppiede - Visualizzatore:

1. Svitare il piede tavolo del visualizzatore



2. Svitare la piastra di copertura e sostituirla con la piastra di copertura del treppiede



3. Avvitare la piastra di copertura



4. Avvitare il supporto treppiede sulla piastra di copertura secondo l'illustrazione



5. Fissare il visualizzatore sul treppiede tramite la vite di sicurezza (1).



6. Avvitare le manopole (2, 3) per il posizionamento del display