



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Istruzioni d'uso

Set per calibrare la temperatura

KERN MLB-A03/A11

Version 2.1

02/2008

I

MLB-A03/A11-BA-s-0821




KERN MLB-A03

Versione 2.0 04/2006

Istruzioni d'uso

Set per calibrare la temperatura

Cenni generali:

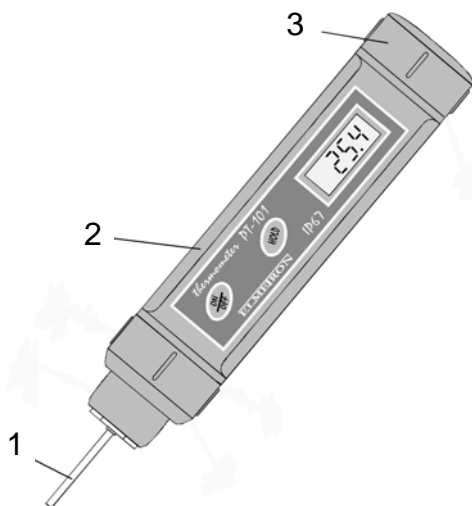

- 1: Sonda di misurazione
- 2: Custodia
- 3: Copertura scomparto per la batteria

Dati tecnici:

Campo di misurazione	-70 – 200 °C	
Leggibilità	0,1 °C	
Risoluzione del display	± 0,2°C	
Precisione della sonda	Zona	
	-70 - 0°C	± 0,9°C
	0 - 100°C	± 1,0°C
	100 - 200°C	± 1,5°C
	200 - 400°C	± 3,0°C
Batterie	3 unità LR44, 1,5 V	
Durata delle batterie	150 ore	
Peso	75 g	
Dimensioni	L = 143 mm, Ø 26 mm	

Esercizio:

Accendere l'apparecchio con il tasto **ON/OFF**. L'apparecchio esegue un test di auto controllo. Dopo ca. 2 sec l'apparecchio si trova nel modo di misurazione. Sul display appare il valore misurato più alto in °C.

Spegnere l'apparecchio con il tasto **ON/OFF** oppure se il tasto **HOLD** non viene premuto entro 10 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Modo HOLD: Premere il tasto **HOLD** per accedere al modo di sosta. Il simbolo "HLd" appare sul display. Se il modo di sosta è attivato, il termometro mantiene il valore attuale sul display e blocca tutte le misurazioni seguenti. L'indicazione cambia sempre da „HLD“ nel valore mantenuto. Premere nuovamente „**HOLD**“ (sul display appare brevemente „**Con**“) per continuare le misurazioni.

Manutenzione:

Sostituzione delle batterie:

Se appare „Lo“ sul display, è necessario cambiare le batterie. Per cambiare le batterie aprire la copertura del scomparto per le batterie. Togliere le batterie vecchie ed inserire le nuove secondo l'illustrazione:



Dopo fissare nuovamente la copertura.