

Saīsinātā lietošanas instrukcija

Elektroniskie svāri KERN, izņemot krāna un iekāmos svārus



Detalizētāka informācija (skat. lietošanas instrukcijas citās valodās (piem., angļu valodā)) ir pieejama tīmekļa vietnē: www.kern-sohn.com/manuals.



- Svāri ir domāti izmantošanai kā „neautomātiskie svāri”.
- Svāru plātnes nedrīkst pakļaut ilglaicīgās slodzes iedarbībai.
- Neizmantojot svārus dinamiskai svēršanai.
- Izvairīties no sitieniem un pārslogojuma.
- Aizliegts izmantot svārus sprādzienbīstamās telpās.
- Nedrīkst veikt svāru konstruktīvās izmaiņas.




- Pirms barošanas pieslēgšanas pārbaudīt, vai sprieguma vērtība, kas norādīta uz marķējuma, atbilst elektrotīkla lokālajam spriegumam.



- Novietot uz stabilas pamatnes, kas, vēlams, ir horizontāla un netiek pakļauta grūdieniem.
- Izvairīties no pārmērīgām temperatūras svārstībām, tiešā saules starojuma, caurvēja un elektrostatiskās izlādes.
- Aizsargāt no paaugstinātā gaisa mitruma, tvaikiem un putekļiem.

Ieslēgšana

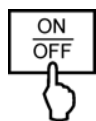


[Empty display]

8.8.8.8.8



0.00 g

Izslēgšana

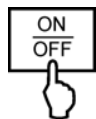


OFF



[Empty display]

Svēršana

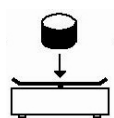


0.00 g

17.37 g

Tarēšana



0.00 g

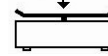

21.01 g



0.00 g




17.37 g




0.00 g



77.03 g

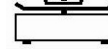

-38.38 g

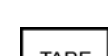

0.00 g