



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja montażu Statyw

KERN BVBP-A01

Wersja 1.0

02/2008

PL



BVBP-A01-IA-pl-0810

PL


KERN BVBP-A01

Wersja 1.0 02/2008

Instrukcja instalacyjna Statyw

Statyw z regulacją wysokości, maksymalna wysokość 1550 mm

Zawartość dostawy – Statyw montażowy:

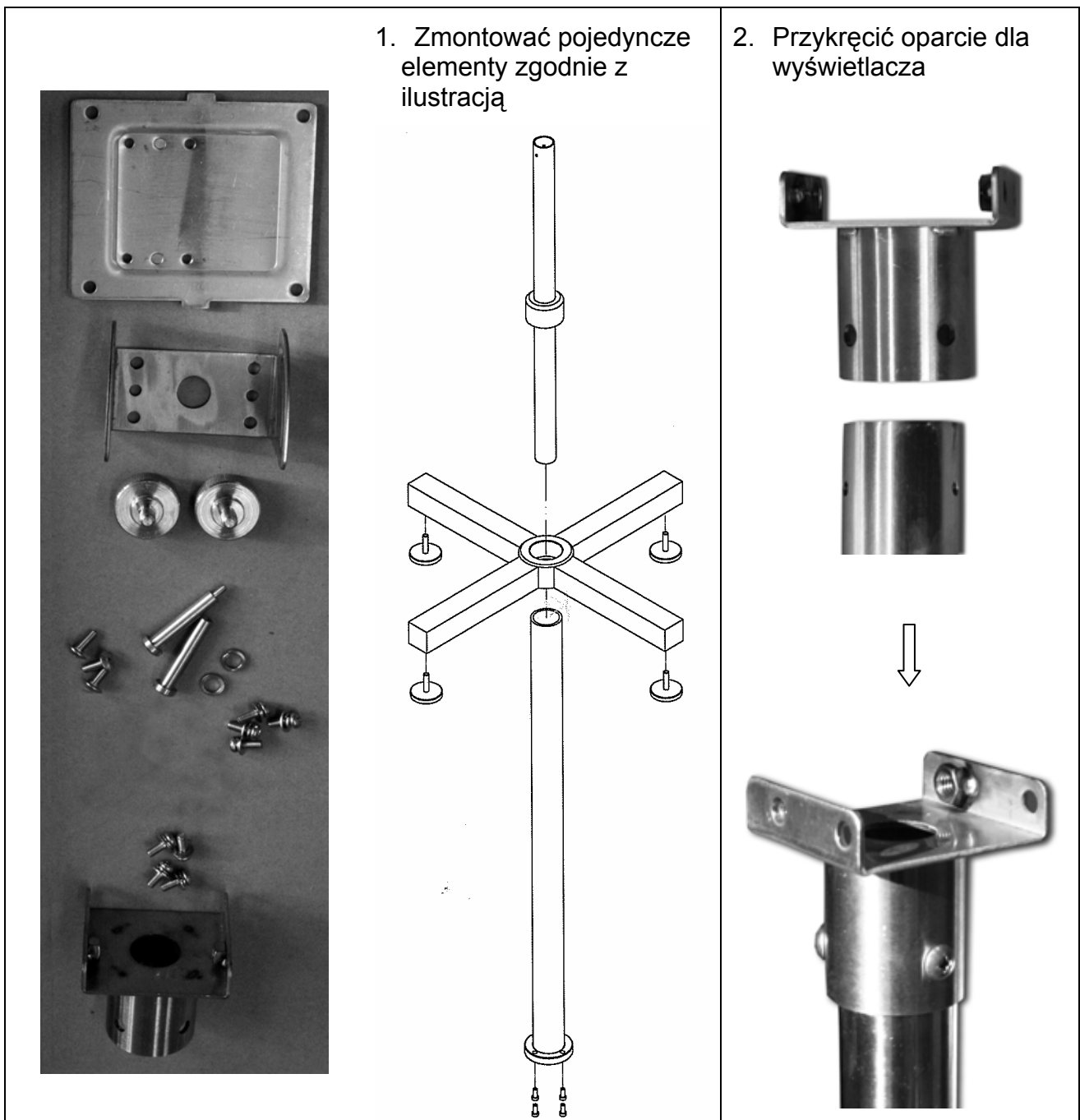

Statyw montażowy - Wyświetlacz:

1. Odkręcić nóżkę wyświetlacza



2. Odśrubować osłonę i zastąpić ją osłoną statywu



3. Przymocować osłonę



4. Uchwyt do statywu przykręcić do osłony zgodnie z ilustracją



5. Wyświetlacz umocować na statywie za pomocą śruby zabezpieczającej (1).



6. Wkręcić gałki obrotowe (2, 3) służące do pozycjonowania wyświetlacza