



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

# Instrukcja obsługi Waga pomostowa

## KERN ECB

Wersja 1.3

05/2007

PL



ECB-BA-pl-0713



# KERN ECB

Wersja 1.3 05/2007

## Instrukcja obsługi

## Waga pomostowa

### Spis treści

<b>1</b>	<b>Dane techniczne</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Deklaracja zgodności</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Podstawowe wskazówki (informacje ogólne)</b>	<b>6</b>
3.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	6
3.2	Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem	6
3.3	Gwarancja	6
3.4	Kontrola przyrządów mierniczych	7
<b>4</b>	<b>Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b>	<b>7</b>
4.1	Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi	7
4.2	Wyszkolenie personelu	7
<b>5</b>	<b>Transport i magazynowanie</b>	<b>7</b>
5.1	Kontrola przy odbiorze	7
5.2	Opakowanie	7
<b>6</b>	<b>Rozpakowanie, montaż i uruchomienie</b>	<b>8</b>
6.1	Miejsce ustawienia, miejsce użytkowania	8
6.2	Rozpakowanie	9
6.2.1	Zmontowanie	9
6.2.2	Zawarte w dostawie	9
6.3	Zasilanie sieciowe wzgl. zasilanie bateryjne	9
6.3.1	Podłączenie do sieci	9
6.3.2	Zasilanie bateryjne/zasilanie akumulatorowe (opcjonalnie)	9
6.4	Pierwsze uruchomienie	11
6.5	Justowanie	11
6.6	Justowanie	11
<b>7</b>	<b>Eksploatacja</b>	<b>12</b>
7.1	Ważenie	12
7.2	Tarowanie	12
7.3	Podświetlenie wyświetlacza	13
7.4	Dozowanie i śledzenie zera	14
7.5	Funkcja AUTO-OFF	15

7.6	Funkcja Reset _____	16
<b>8</b>	<b>Konserwacja, Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie, Likwidacja</b> __	<b>17</b>
8.1	Czyszczenie _____	17
8.2	Konserwacja, Utrzymanie w dobrym stanie _____	17
8.3	Utylizacja _____	17
<b>9</b>	<b>Mała pomoc w przypadku awarii</b> _____	<b>18</b>

## 1 Dane techniczne

<b>KERN</b>	<b>ECB10K10</b>	<b>ECB20K20</b>	<b>ECB50K50</b>
<i>Dokładność odczytu</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Zakres ważenia</i>	10 kg	20 kg	50 kg
<i>Zakres tarowania (subtraktywny)</i>	10 kg	20 kg	50 kg
<i>Powtarzalność</i>	10 g	20 g	50 g
<i>Liniowość</i>	± 20 g	± 40 g	± 100 g
<i>Regulacja/Tolerancja według M3</i>	5 kg	10 kg	20 kg
<i>Czas nieustalony (typowy)</i>	2 - 3 sek.		
<i>Temperatura robocza</i>	+ 0° C .... + 40° C		
<i>Wilgotność powietrza</i>	max. 80 % (nie kondensująca)		
<i>Obudowa (B x T x H) mm</i>	320 x 300 x 60		
<i>Płytki wagi (B x T) mm</i>	320 x 260		
<i>Masa kg (netto)</i>	1,7		

## 2 Deklaracja zgodności



**KERN & Sohn GmbH**

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: [info@kern-sohn.de](mailto:info@kern-sohn.de)

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.de](http://www.kern-sohn.de)

## Deklaracja zgodności

**Declaration of conformity for apparatus with CE mark**

**Deklaracja zgodności dla urządzeń ze znakiem CE**

**Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE**

**Declaración de conformidad para aparatos con distintivo CE**

**Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE**

- English** We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
- Polski** Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego ta deklaracja dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
- Français** Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
- Español** Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
- Italiano** Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

## Electronic Parcel Scale: KERN ECB

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336EEC EMC	EN 61000-3-2 :1995+A1&A2 : 1998 EN 61000-3-3 :1995 EN 50081-1 (EN 55022) : 1992 EN 50082-1 (EN 61000-4-2) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-3) : 1997 EN 50082-1 (ENV 50204) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-4) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-6) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-5) : 1997 EN 50082-1 (EN 61000-4-11) : 1997

Date: 12.12.2002

Signature: 

Gottl. KERN & Sohn GmbH  
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

### **3 Podstawowe wskazówki (informacje ogólne)**

#### **3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Zakupiona przez Państwa waga służy do określania wartości wagowej ważonych przedmiotów. Jest to waga „niesamodzielna“, tzn. ważony towar trzeba manualnie, ostrożnie umieścić pośrodku płytki wagi. Po osiągnięciu stabilnej wartości wagowej można odczytać daną wartość wagową.

#### **3.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem**

Nie należy używać wagi do ważenia dynamicznego. Jeśli są odejmowane albo dodawane małe ilości ważonego towaru, z uwagi na istniejącą w wadze „kompensację stabilności“ mogą wyświetlać się błędne wyniki ważenia! (Przykład: Wolne wydostawanie się cieczy z jednego pojemnika znajdującego się na wadze.)

Nie pozostawiać na dłuższy okres czasu na płycie wagi żadnego obciążenia. Może to być przyczyną uszkodzenia mechanizmu pomiarowego.

Konieczne unikać uderzeń i przeciążeń wagi ponad podane obciążenie maksymalne (Max), odliczając ewent. już istniejący ciężar tary. Mogłoby to uszkodzić wagę.

Nigdy nie używać wagi w pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko eksplozji. Niniejsza wersja nie posiada ochrony przeciwwybuchowej.

Zabrania się przeprowadzania zmian konstrukcyjnych wagi. Może to prowadzić do nieprawidłowych wyników ważenia, do powstania wad technicznych i wad zabezpieczeń, jak też do zniszczenia wagi.

Wagę można używać tylko zgodnie z opisanym przeznaczeniem. Zakres użytkowania i stosowania wagi odbiegający od zakresu określonego przez producenta, musi pisemnie potwierdzić i zezwolić firma KERN.

#### **3.3 Gwarancja**

Gwarancja wygasa w przypadku:

- nieprzestrzeganie naszych zaleceń podanych w instrukcji eksploatacji
- zastosowanie wykraczające poza zakres opisanego użytkowania
- wykonanie zmian w urządzeniu albo otwarcie przyrządu
- mechaniczne uszkodzenie, uszkodzenie przez nośniki, środki, ciecze
- naturalne zużycie
- nieprawidłowe ustawienie (montaż) albo instalacja elektryczna
- przeciążenie mechanizmu pomiarowego

### **3.4 Kontrola przyrządów mierniczych**

W ramach zabezpieczenia jakości należy regularnie kontrolować techniczno-pomiarowe właściwości wagi i ewentualnie istniejącego odważnika wzorcowego. Stosowny odstęp czasu między poszczególnymi kontrolami, jak również sposób i zakres tej kontroli, musi zdefiniować użytkownik wagi. Informacje dotyczące kontroli przyrządów mierniczych wag jak również potrzebnych w tym celu odważników wzorcowych znajdują się na stronie internetowej firmy KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). KERN w swoim akredytowanym laboratorium wzorcowania DKD może szybko i korzystnie cenowo przeprowadzić kalibrację wag i odważników wzorcowych (odwołując się do wzorca narodowego).

## **4 Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

### **4.1 Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi**

Przed ustawieniem (montażem) oraz uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji, nawet wtedy, gdy posiadają już Państwo doświadczenie z obsługą wag firmy KERN.

### **4.2 Wyszkolenie personelu**

Urządzenie mogą obsługiwać i mogą dbać o nie wyłącznie wyszkoleni pracownicy.

## **5 Transport i magazynowanie**

### **5.1 Kontrola przy odbiorze**

Prosimy natychmiast po dostarczeniu urządzenia skontrolować opakowanie, jak również w trakcie rozpakowywania skontrolować urządzenie, czy nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń.

### **5.2 Opakowanie**

Prosimy zachować oryginalne części opakowania w celach ewentualnego transportu zwrotnego.

Do transportu zwrotnego trzeba użyć tylko oryginalnego opakowania.

Przed transportem należy odłączyć wszystkie podłączone kable i luźne/ruchome części.

Prosimy zabezpieczyć wszystkie części, np. zasilacz itp. przed wyslizgnięciem się albo uszkodzeniem.

## 6 Rozpakowanie, montaż i uruchomienie

### 6.1 Miejsce ustawienia, miejsce użytkowania

Wagi są tak skonstruowane, że w normalnych, zwyczajnych warunkach użytkowania osiąga się niezawodne wyniki pomiarowe.

Mogą Państwo pracować dokładnie i szybko, pod warunkiem, że wybiorą Państwo właściwe miejsce ustawienia wagi.

***W miejscu ustawienia należy uwzględnić następujące zalecenia:***

- Postawić wagę na stabilnej, równej powierzchni;
- Unikać ekstremalnie wysokich temperatur jak również wahań temperatury, spowodowanych np. ustawieniem wagi obok ogrzewania albo bezpośrednio w zasięgu działania promieni słonecznych;
- Chronić wagę przed bezpośrednim przeciągiem spowodowanym otwartymi oknami albo drzwiami;
- Unikać wstrząsów podczas ważenia;
- Chronić wagę przed dużą wilgotnością powietrza, oparami i kurzem;
- Nie wystawiać urządzenia przez dłuższy czas na działanie dużej wilgotności. Może wystąpić niepożądane obroszenie (kondensacja wilgoci powietrza na urządzeniu), jeśli zimne urządzenie zostało umieszczone w relatywnie ciepłym otoczeniu. W takim wypadku należy aklimatyzować wyłączone z sieci urządzenie średnio przez 2 godziny w temperaturze pokojowej.
- Unikać statycznego załadowywania przedmiotów ważonych, pojemników wagowych oraz osłony przed wiatrem.

W przypadku wystąpienia pól elektromagnetycznych (np. wywołanych telefonami komórkowymi albo urządzeniami radiowymi), statycznych załadowań, jak również niestabilnego zasilania są możliwe duże odchylenia wyświetlonych wartości (złe wyniki pomiarowe). Należy wówczas zmienić miejsce ustawienia wagi.

## 6.2 Rozpakowanie

Ostrożnie wyjąć wagę z opakowania, usunąć plastikową osłonę i ustawić wagę w przeznaczonym do tego miejscu.

### 6.2.1 Zmontowanie

Wagę należy postawić tak, aby płytka wagi znajdowała się dokładnie w pozycji poziomej.

### 6.2.2 Zawarte w dostawie

**Akcesoria stosownie do serii:**

<b>KERN ECB</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Waga z płytką ze stali szlachetnej</i></li><li>• <i>Zasilacz sieciowy</i></li><li>• <i>Instrukcja obsługi</i></li></ul>

## 6.3 Zasilanie sieciowe wzgl. zasilanie bateryjne

### 6.3.1 Podłączenie do sieci

Waga jest zasilana zewnętrznym urządzeniem sieciowym. Wartość zasilania podana na etykiecie musi być zgodna z miejscowym napięciem.

Używać tylko oryginalnych urządzeń sieciowych firmy KERN. Zastosowanie innych produktów należy skonsultować z firmą Kern.

Napięcie wyjściowe zasilacza sieciowego: 9V DC (Biegunowość: wewn. ujemna)

### 6.3.2 Zasilanie bateryjne/zasilanie akumulatorowe (opcjonalnie)

Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na dolnej stronie wagi. Włożyć 6 baterii x 1,5 woltowych (rozmiar AA).

Ponownie zamknąć pokrywę baterii. W celu oszczędzania baterii waga wyłączy się automatycznie po 3 minutach od ukończenia ważenia.

W przypadku trybu baterijnego waga dysponuje automatyczną funkcją wyłączenia się, którą można aktywować wzgl. dezaktywować w menu (Rozdz. 7.5).


Jeśli baterie są zużyte, na wyświetlaczu pojawi się „LO“. Wcisnąć przycisk **ON/OFF** i natychmiast wymienić baterie.

Jeśli waga nie będzie przez dłuższy czas użytkowana, należy wyjąć z niej baterie i przechowywać je oddzielnie. Wydostanie się cieczy z baterii mogłoby prowadzić do uszkodzenia wagi.


**Akumulator opcjonalny ładuje się za pomocą dostarczonego zasilacza.**

Czas eksploatacji akumulatora wynosi ok. 100 godz. Czas ładowania aż do całkowitego naładowania wynosi ok. 10 godz.


## Montaż akumulatora:

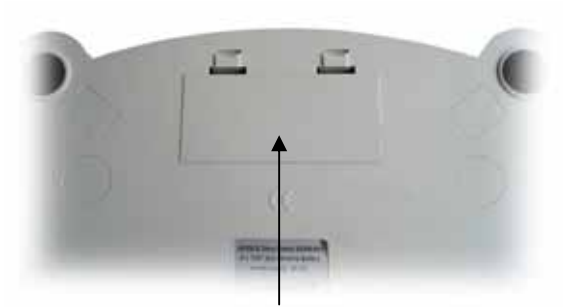

1. Usunąć pokrywę z przegródki na baterie.

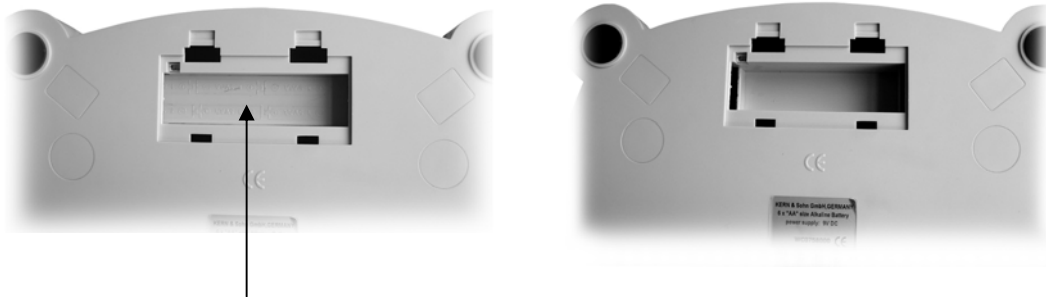

2. Przesunąć i wyślubić tarczę działową i w ten sposób ją usunąć

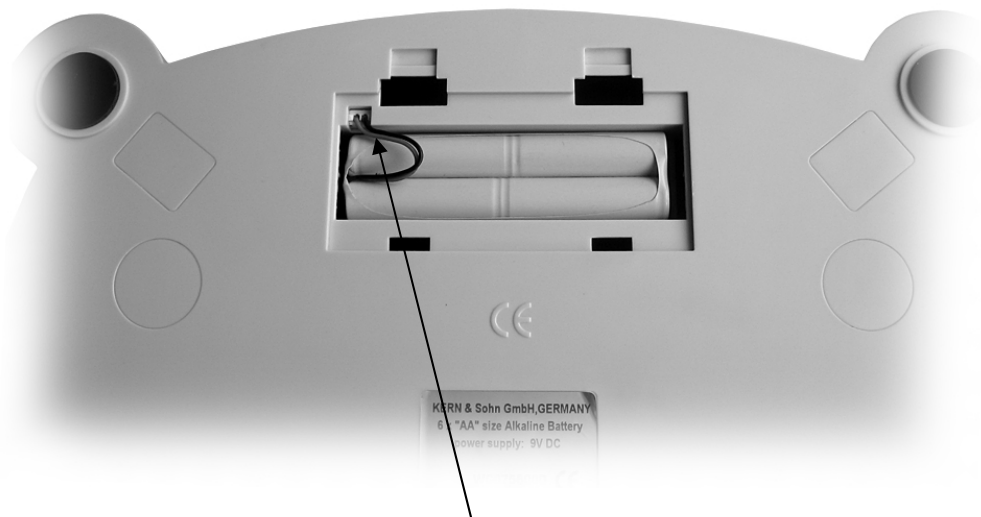

3. Włożyć akumulator i podłączyć go

## 6.4 Pierwsze uruchomienie

Czas nagrzewania przez 5 minut po włączeniu umożliwia stabilizację wartości pomiarowych.

Dokładność wagi zależy od miejscowego przyspieszenia ziemskiego.

Przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "Justowanie".

## 6.5 Justowanie

Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego nie jest jednakowa w każdym miejscu ziemi, każda waga – zgodnie z podstawowym, stosownym dla tego miejsca fizycznym prawem ważenia – w miejscu jej ustawienia musi być dostosowana do panującego w tym miejscu przyspieszenia ziemskiego (tylko wówczas, jeśli waga nie została już wyregulowana przez producenta stosownie do miejsca jej ustawienia). Proces justowania należy przeprowadzić przy pierwszym uruchomieniu, po każdej zmianie miejsca ustawienia wagi, jak również przy wahaniach temperatury otoczenia. Aby otrzymać dokładne wyniki pomiarowe, zaleca się dodatkowo, periodycznie justować wagę również w trakcie jej eksploatacji.

## 6.6 Justowanie

Dokładność wagi można o każdej porze skontrolować i ustawić za pomocą odważnika do justowania.

### Postępowanie przy justowaniu:

Uwzględnić stabilne warunki otoczenia. Aby waga osiągnęła stabilność, konieczny jest czas nagrzewania ok. 5 minut.

Obsługa	Wskazanie:
Włączyć wagę przyciskiem <b>ON/OFF</b>	<input type="text" value="0,00"/>
Przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięty przycisk <b>TARE</b> . Na wyświetlaczu pojawi się wartość wagowa, którą waga potrzebuje do justowania.	<input type="text" value="10,00"/>
Ustawić na płytce wagi żądany odważnik do justowania (patrz: Rozdz. 1 „Dane techniczne“)  Za chwilę pojawi się: W przypadku błędu w justowaniu albo nieprawidłowego odważnika do justowania pojawi się: W takim wypadku przerwać dopływ prądu i powtórzyć proces justowania.	<input type="text" value="F"/> <input type="text" value="E"/>
Zdjąć odważnik z płytki wagi, potem nastąpi automatyczny powrót do normalnego trybu ważenia. Justowanie powiodło się i zostało zakończone.	<input type="text" value="0,00"/>

## 7 Eksploatacja

### 7.1 Ważenie

- Wagę włącza się wciskając przycisk **ON/OFF**.
- Waga przeprowadza samotest (2 sek.) a następnie ustawia się na „**0.00**“.
- Jeśli ważony towar jest cięższy niż zakres ważenia, na wyświetlaczu pojawi się „**E**“ (=przeciążenie).
- Wagę wyłącza się wciskając jeden raz przycisk **ON/OFF**.

### 7.2 Tarowanie

- Włączyć wagę przyciskiem **ON/OFF** i poczekać na pojawienie się wskazania „**0,00**“. Nałożyć obciążenie tary i wcisnąć przycisk **TARE**.
- Wskaźnik wagowy skoczy na „**0.00**“.
- Teraz można włożyć towar przeznaczony do ważenia do pojemnika tary i odczytać wartość wagową.

### 7.3 Podświetlenie wyświetlacza

W menu można włączyć wzgl. wyłączyć funkcję podświetlenia wyświetlacza. W tym celu należy postępować w poniższej kolejności:

- ⇒ Gdy waga jest wyłączona, wcisnąć przycisk **TARE** i przytrzymać wciśnięty
- ⇒ Nie puszczać przycisku **TARE**. Również wcisnąć klawisz **ON/OFF** i przytrzymać.
- ⇒ Przytrzymać klawisz **ON/OFF**, ale puścić klawisz **TARE**
- ⇒ Ponownie wcisnąć przycisk **TARE**.
- ⇒ Trzymać wciśnięte obydwie klawisze do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się „**bl**”
- ⇒ Puścić obydwie klawisze. Waga znajduje się w menu.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** wybrać „**bl**”.
- ⇒ Potwierdzić klawiszem **TARE**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie „**ON**”, „**CH**” albo „**OFF**”.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** można wybrać jedno z trzech poniższych ustawień:

Wskazanie	Ustawianie	Funkcjonowanie
„ <b>bl</b> ” <b>ON</b>	Podświetlenie włączone	Mocno oświetlone wskazanie, które można odczytać również w ciemności.
„ <b>bl</b> ” <b>OFF</b>	Podświetlenie wyłączone	Oszczędzanie baterii
„ <b>bl</b> ” <b>CH</b>	Podświetlenie wyłącza się automatycznie po upływie 10 sekund po osiągnięciu stabilnej wartości wagowej.	Oszczędzanie baterii

- ⇒ Potwierdzić wybór klawiszem **TARE**. Po upływie krótkiego czasu waga automatycznie powróci do trybu ważenia.

#### 7.4 Dozowanie i śledzenie zera

Za pomocą funkcji Auto-Zero są automatycznie tarowane małe wahania masy. Jeśli są odejmowane albo dodawane małe ilości ważonego towaru, z uwagi na istniejącą w wadze „kompensację stabilności” mogą wyświetlać się błędne wyniki ważenia! (Przykład: Powolny wyciek płynów z jednego pojemnika znajdującego się na wadze).

W przypadku dozowania z małymi wahaniami masy zaleca się wyłączyć tę funkcję. Z wyłączonym **śledzeniem zera** wskazanie wagi staje się jednak bardziej niespokojne.

##### Aktywacja/ dezaktywacja śledzenia zera:

- ⇒ Gdy waga jest wyłączona, wcisnąć przycisk **TARE** i przytrzymać wciśnięty
- ⇒ Nie puszczać przycisku **TARE**. Również wcisnąć klawisz **ON/OFF** i przytrzymać.
- ⇒ Przytrzymać klawisz **ON/OFF**, ale puścić klawisz **TARE**
- ⇒ Ponownie wcisnąć przycisk **TARE**.
- ⇒ Trzymać wciśnięte obydwie klawisze do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się „bl”
- ⇒ Puścić obydwie klawisze. Waga znajduje się w menu.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** wybrać „tr”
- ⇒ Potwierdzić klawiszem **TARE**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** można wybrać następujące ustawienia:

Wskazanie	Ustawianie
„tr“ <b>ON</b>	Auto-Zero włączone
„tr“ <b>OFF</b>	Auto-Zero wyłączony

- ⇒ Potwierdzić wybór klawiszem **TARE**. Po upływie krótkiego czasu waga automatycznie powróci do trybu ważenia.

## 7.5 Funkcja AUTO-OFF

W przypadku trybu baterijnego waga dysponuje automatyczną funkcją wyłączenia się, którą można aktywować wzgl. dezaktywować w menu. Prosimy postępować w poniższy sposób:

- ⇒ Gdy waga jest wyłączona, wcisnąć przycisk **TARE** i przytrzymać wciśnięty
- ⇒ Nie puszczać przycisku **TARE**. Również wcisnąć klawisz **ON/OFF** i przytrzymać.
- ⇒ Przytrzymać klawisz **ON/OFF**, ale puścić klawisz **TARE**
- ⇒ Ponownie wcisnąć przycisk **TARE**.
- ⇒ Trzymać wciśnięte obydwie klawisze do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się „bl”
- ⇒ Puścić obydwie klawisze. Waga znajduje się w menu.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** wybrać „AF”
- ⇒ Potwierdzić klawiszem **TARE**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** można wybrać następujące ustawienia:

Wskazanie	Ustawianie
„AF“ ON	W celu oszczędzania baterii waga wyłączy się automatycznie po 3 minutach od ukończenia ważenia.
„AF“ OFF	Praca ciągła

- ⇒ Potwierdzić wybór klawiszem **TARE**. Po upływie krótkiego czasu waga automatycznie powróci do trybu ważenia.

## 7.6 Funkcja Reset

Cofnięcie menu na ustawienia producenta.

- ⇒ Gdy waga jest wyłączona, wcisnąć przycisk **TARE** i przytrzymać wciśnięty
- ⇒ Nie puszczać przycisku **TARE**. Również wcisnąć klawisz **ON/OFF** i przytrzymać.
- ⇒ Przytrzymać klawisz **ON/OFF**, ale puścić klawisz **TARE**
- ⇒ Ponownie wcisnąć przycisk **TARE**.
- ⇒ Trzymać wciśnięte obydwie klawisze do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się „bl”
- ⇒ Puścić obydwie klawisze. Waga znajduje się w menu.
- ⇒ Za pomocą przycisku **ON/OFF** wybrać „rSt”
- ⇒ Potwierdzić klawiszem **TARE**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie.
- ⇒ Klawiszem **ON/OFF** można wybrać następujące ustawienia:

Wskazanie	Ustawianie
„rst“ YES	Cofnięcie menu na ustawienia producenta.
„rst“ NO	Bez cofnięcia wagi na ustawienia producenta.

- ⇒ Potwierdzić wybór klawiszem **TARE**. Po upływie krótkiego czasu waga automatycznie powróci do trybu ważenia.

## **8 Konserwacja, Utrzymywanie urządzenia w dobrym stanie, Likwidacja**

### **8.1 Czyszczenie**

Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od napięcia sieciowego.

Nie używać żadnych agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalników, itp.), lecz szmatkę nasączoną łagodnym ługiem mydlanym. Przypilnować, aby do urządzenia nie przedostał się żaden płyn i powycierać suchą, miękką szmatką. Luźne pozostałości próbek/ proszki usunąć ostrożnie za pomocą pędzelka albo ręcznego odkurzacza.

**Natychmiast usunąć rozlany, rozsypany towar.**

### **8.2 Konserwacja, Utrzymanie w dobrym stanie**

Tylko wyszkoleni i autoryzowani przez firmę KERN technicy serwisowi mogą otworzyć urządzenie.

Przed otwarciem odłączyć urządzenie od sieci.

### **8.3 Utylizacja**

Chcąc zlikwidować opakowanie i urządzenie użytkownik musi stosować się do obowiązujących narodowych i regionalnych przepisów prawnych.

## 9 Mała pomoc w przypadku awarii

W przypadku zakłócenia w przebiegu programu wagę należy na chwilę wyłączyć i odłączyć ją od sieci. Proces ważenia trzeba potem zacząć od początku.

Pomoc:

### **Zakłócenie**

### **Możliwa przyczyna**

*Wskazane masy nie świeci się.*

- *Waga nie jest włączona.*
- *Połączenie z siecią zostało przerwane (kabel sieciowy nie jest włożony/ jest uszkodzony).*
- *Nastąpiła awaria zasilania.*

*Wskazanie masy zmienia się nieustannie.*

- *Przeciąg/cyrkulacja powietrza*
- *Wibracje stołu/podłoża*
- *Płytkę wagi styka się z ciałami obcymi.*
- *Pola elektromagnetyczne/ Ładowanie statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia/ jeśli to możliwe, wyłączyć urządzenie zakłócające)*

*Wynik ważenia jest jednoznaczny źle*

- *Wskaźnik wagi nie jest na zerze.*
- *Justowanie już się nie zgadza.*
- *Istnieją silne wahania temperatur.*
- *Pola elektromagnetyczne/ Ładowanie statyczne (wybrać inne miejsce ustawienia/ jeśli to możliwe, wyłączyć urządzenie zakłócające)*

W przypadku wystąpienia innych komunikatów zakłóceń należy wyłączyć i ponownie włączyć wagę. Jeśli komunikat błędu znów się pojawi, skontaktować się z producentem.