



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Faks: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

PL

Instrukcja instalacji Akumulator

Strona 2

KERN EG/EW-A04

Wersja 1.0 04/2006

EG/EW-A04-IA-pl-0610

PL

KERN EG/EW-A04


Wersja 1.0 04/2006

Instrukcja instalacji Akumulator

KERN EG-A04 dla modeli z maksimum ≤ 820 g

Otwieranie wagi:


- Odłączyć wagę od sieci.
- Zdjąć płytkę wagi (1) i wspornik płytki wagi (2).
- Odkręcić obie śruby po lewej i prawej stronie prowadnicy wspornika (3).

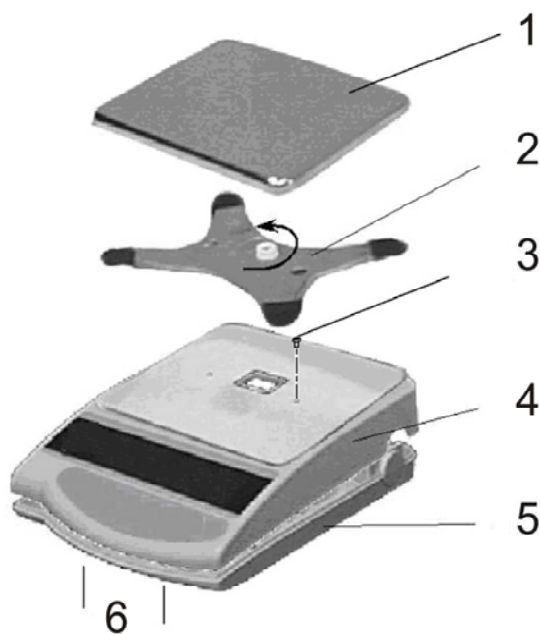


- Odblokować oba haki trzymające (6) w dolnej części obudowy (5) i ostrożnie zdjąć górną część obudowy (4), przesuwając ją do tyłu (zwracać uwagę na prowadnice górnej części obudowy z tyłu wagi).

Instalacja akumulatora:


- Odkręcić i wyjąć obie śruby mocujące (1).

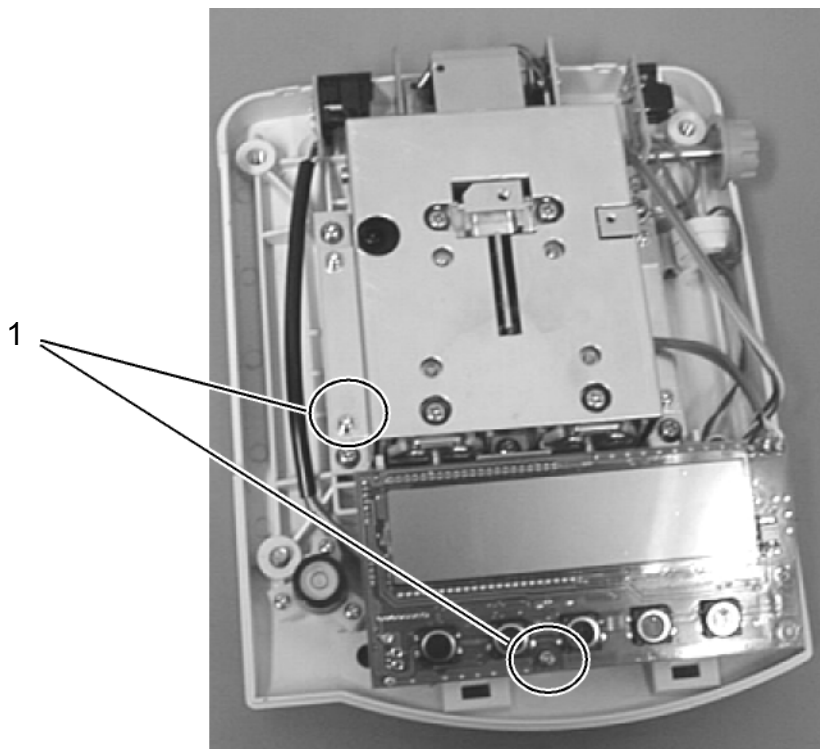

- Wyjąć zestaw akumulatora z opakowania a **następnie podłączyć zasilanie do do płytki akumulatorów (2)**. Następnie podłączyć złączkę wtykową do płytki wyświetlacza (3) wagi (CN5).

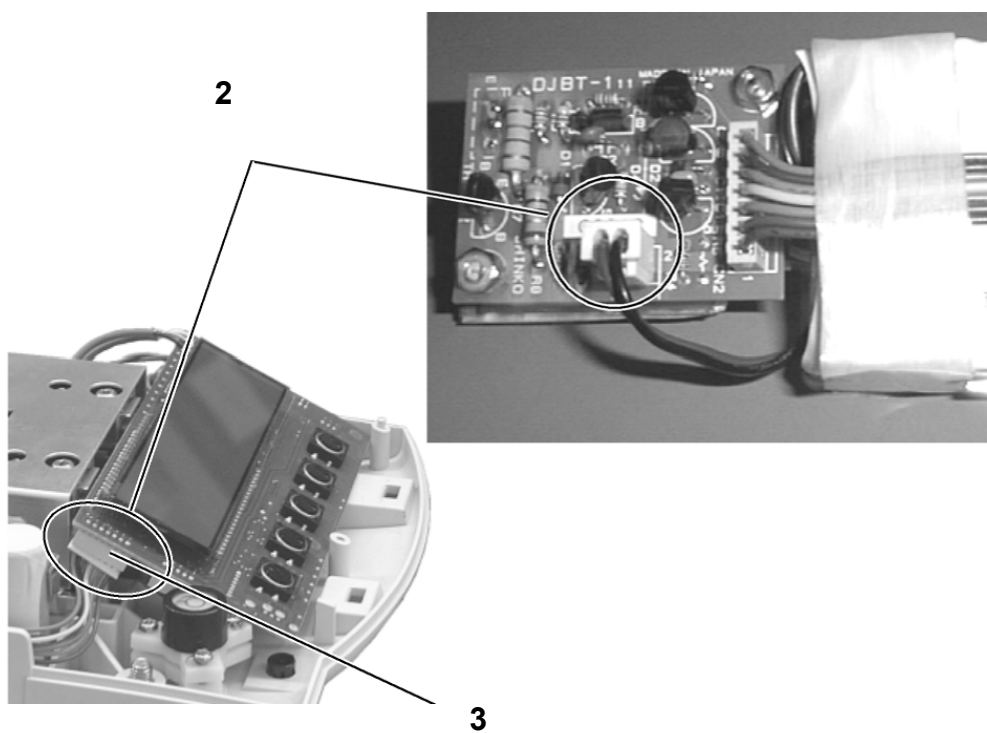

- Zestaw akumulatora umieścić z lewej strony obudowy w taki sposób, aby można go było dokręcić do wagi przy pomocy istniejącego uchwyty oraz wcześniej odkręconej śruby (4). Wcześniej lekko wcisnąć w obudowę (jest tylko jedna prawidłowa możliwość montażu). Ponownie przykręcić płytkę wyświetlacza za pomocą wcześniej odkręconej śruby (5).

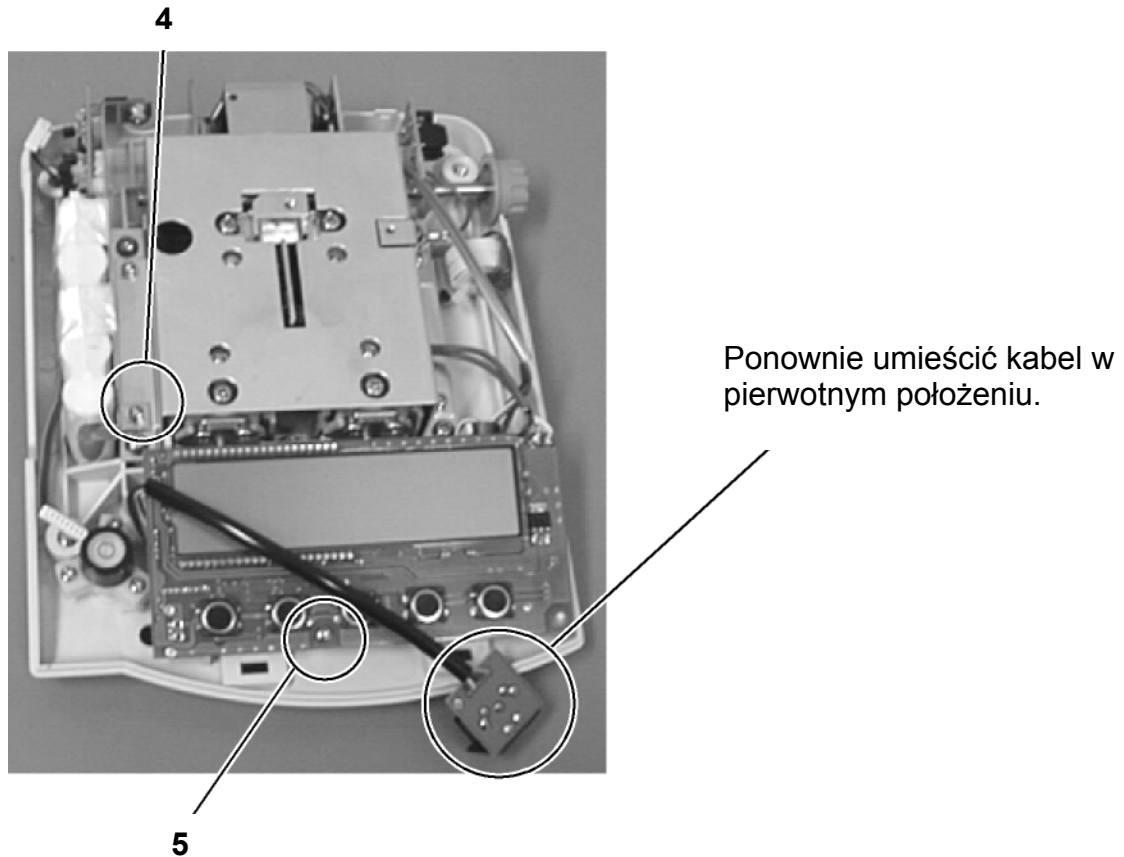

- Górną część obudowy nałożyć na tylne prowadnice i przechylić do przodu, aż oba haki trzymające w dolnej części obudowy zostaną zatrzaśnięte w słyszalny sposób. Przykręcić obie śruby po lewej i po prawej stronie prowadnicy wspornika oraz ponownie zamocować wspornik. Założyć płytkę wagi.

Wskazówka:

Akumulator jest wprawdzie od razu zdolny do działania, jednak przed pierwszym użyciem należy go naładować, podłączając zasilacz na co najmniej 8 godzin.