



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Faks: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

PL

**Instrukcja instalacji
Akumulator**

Strona 2

KERN EG/EW-A06

Wersja 1.0 04/2006

EG/EW-A06-IA-pl-0610

PL

KERN EG/EW-A06


Wersja 1.0 04/2006

Instrukcja instalacji Akumulator

KERN EG-A06 dla modeli z maksimum ≥ 2200 g

Otwieranie wagi:


- Odłączyć wagę od sieci.
- Zdjąć płytkę wagi (1) i wspornik płytki wagi (2).
- Odkręcić obie śruby mocujące (3).

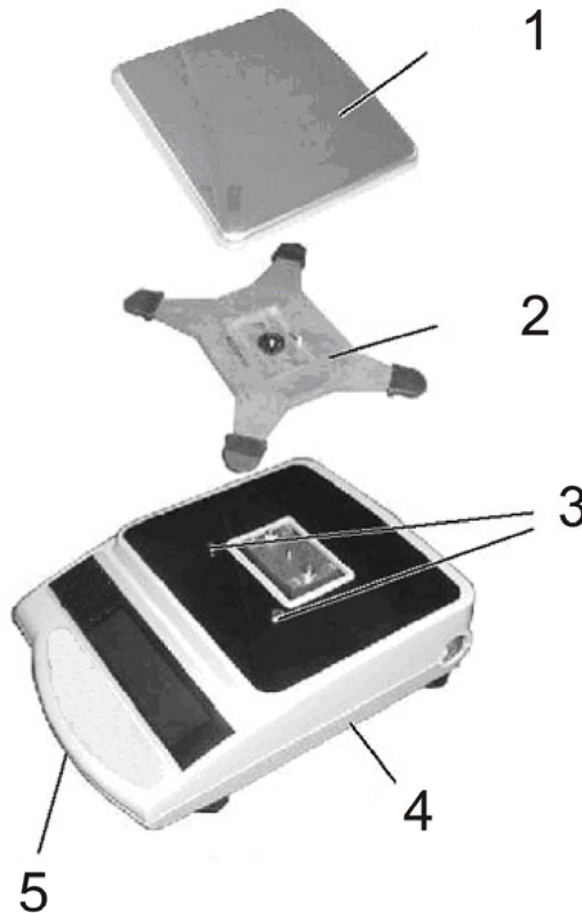


- Odkręcić śrubę mocującą (3) w dolnej części obudowy (4) i ostrożnie zdjąć górną część obudowy.

Instalacja akumulatora:

- Zdjąć uchwyt kablowy.

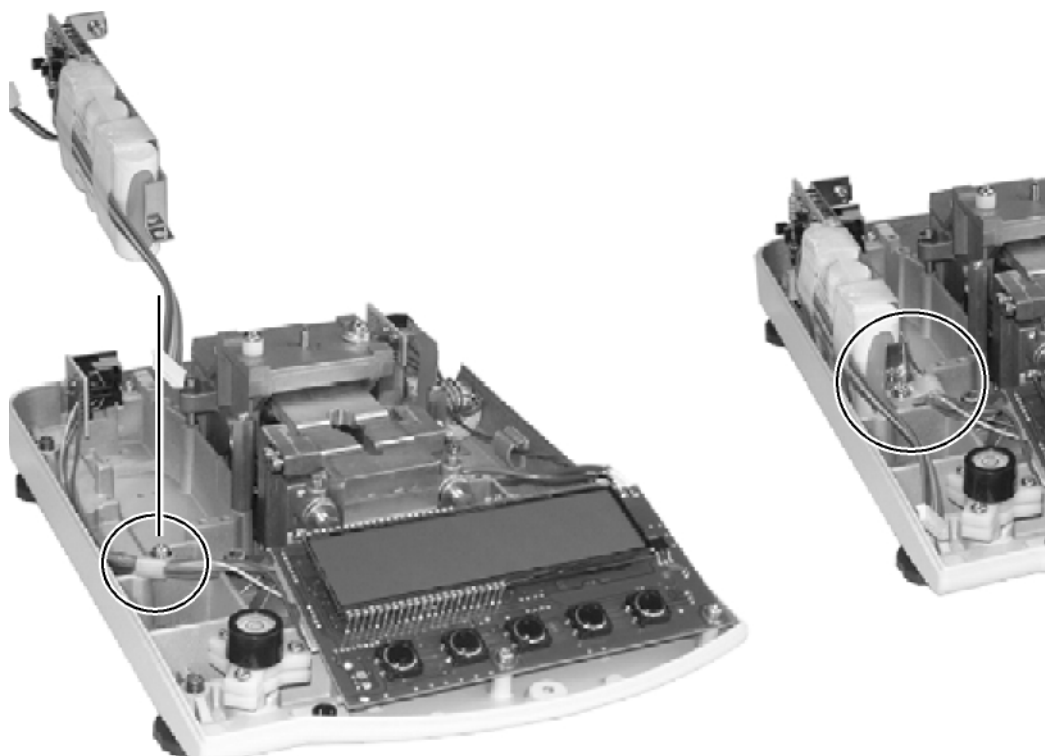


- Wyjąć zestaw akumulatora z opakowania a **następnie podłączyć zasilanie do do płytki akumulatorów.**

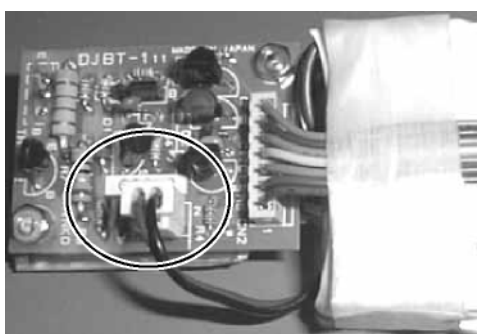

- Zestaw akumulatora umieścić z lewej strony obudowy w taki sposób, aby można go było dokręcić do wagi przy pomocy istniejącego uchwytu oraz wcześniej poluzowanej uchwyty kablowego.

- Odkręcić 2 śruby mocujące płytkę wyświetlacza.
- Następnie podłączyć złączkę wtykową do płytki wyświetlacza wagi (CN5).

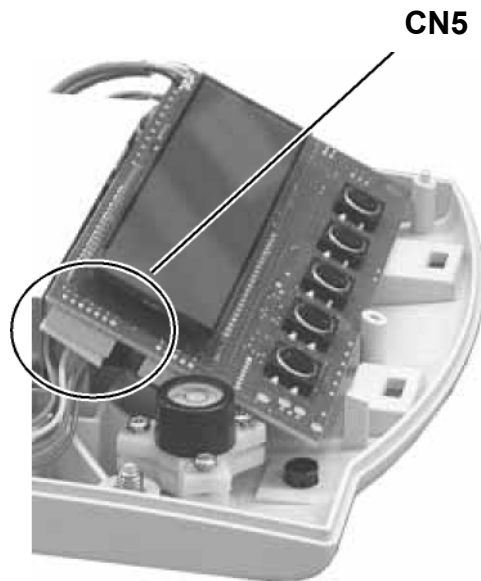

- Ponownie przykręcić płytkę wyświetlacza za pomocą wcześniej odkręconych śrub.
- Górną część obudowy założyć na dolną część obudowy i ponownie przykręcić. Wkręcić obie śruby mocujące (3) i ponownie zamocować wspornik (2). Założyć płytkę wagi (1).

Wskazówka:

Akumulator jest wprawdzie od razu zdolny do działania, jednak przed pierwszym użyciem należy go naładować, podłączając zasilacz na co najmniej 8 godzin.