



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433-9933-0  
Faks: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

PL

## Instrukcja instalacji Akumulator

Strona 2

---

---

# KERN ITB-A18

Wersja 1.1 06/2007

---

---

PL

# KERN ITB-A18


Wersja 1.1 06/2007

## Instrukcja instalacji Akumulator


### 1 Zakres dostawy

- Akumulator z przewodem przyłączeniowym płytka/akumulator
- 2 x paski samoprzylepne do akumulatora
- Obudowa
- Płytkę z dwoma klamrami mocującymi
- Przewód przyłączeniowy płytka/zasilacz sieciowy
- Zasilacz sieciowy 24 V/1,88 A
- Kabel sieciowy
- Przewód połączeniowy płytki terminalu z płytką akumulatora
- Blacha osłonowa (5 x śruba z łbem soczewkowym, 1 x śruba z łbem wpuszczanym)
- 4 x śruba z łbem soczewkowym do połączenia terminalu z obudową akumulatora

### 2 Montaż elementów konstrukcyjnych obudowy akumulatora

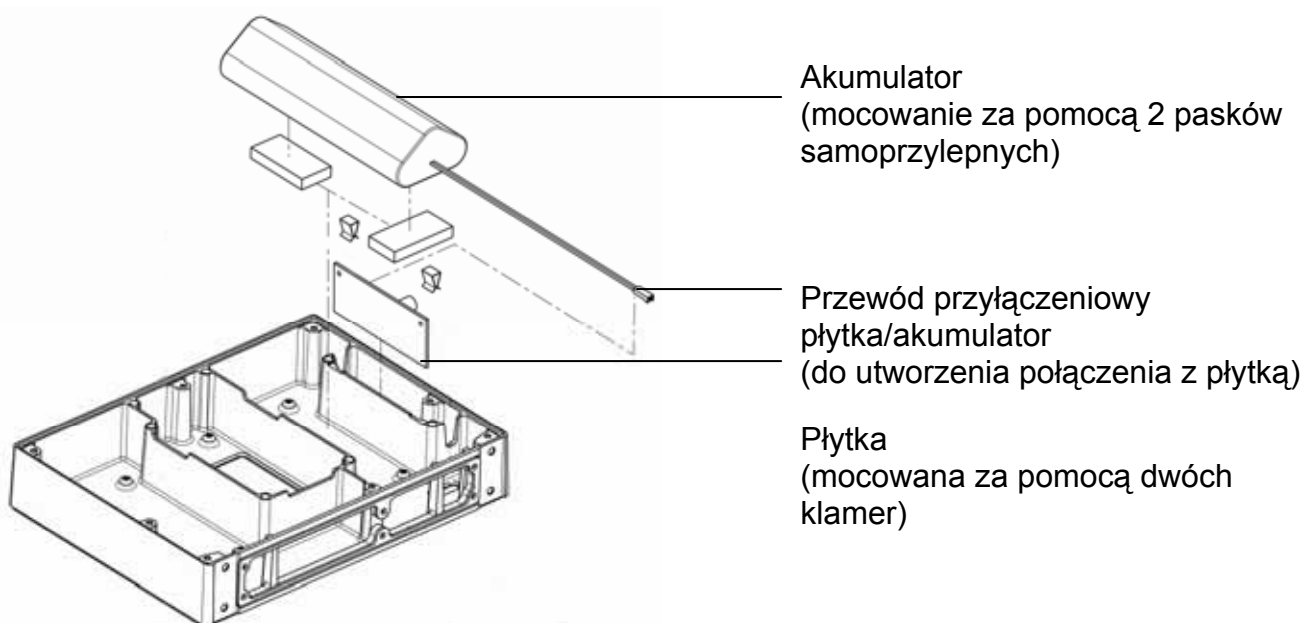

### 3 Wymiana zasilacza sieciowego w terminalu

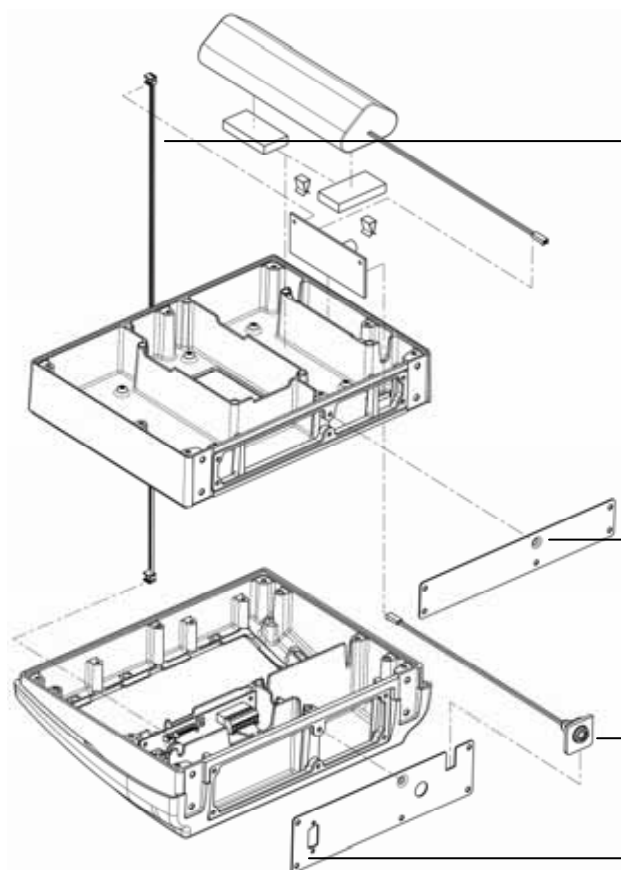

Wyjąć oryginalny zasilacz sieciowy z terminalu

Przewód połączeniowy terminal/akumulator

Zamontować blachę osłonową z tyłu obudowy akumulatora (uważać na uszczelkę gumową pomiędzy obudową a blachą)

Przewód przyłączeniowy płytka/zasilacz sieciowy (wsunąć gniazdo przyłączeniowe na blachę osłonową)

Zamontować blachę osłonową z tyłu obudowy terminalu (uważać na uszczelkę gumową pomiędzy obudową a blachą)

Zamontować obudowę akumulatora na terminalu, następnie zamontować płytę podstawy do obudowy akumulatora.