



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0  
N° de fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)


# Instruções de montagem Tripode

## KERN BVBP-A01

Versão 1.0  
02/2008  
P



BVBP-A01-IA-pt-0810

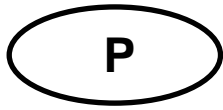

# KERN BVBP-A01

Versão 1.0 02/2008

## Manual de instalação Tripode


Tripode com altura regulável, altura max. 1550 mm

### Volume de entrega - montagem tripode:

	<p>1. Montar os elementos segundo ilustração</p>	<p>2. Enroscar o suporte para o elemento visor</p>

## Montagem tripode - equipamento visor:

1. Desenroscar o pé para mesa do equipamento visor

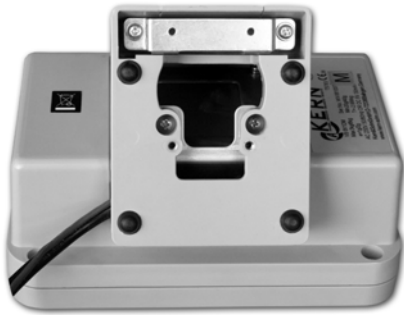

2. Desenroscar a placa de cobertura e a trocar com a placa de cobertura do tripode



3. Enroscar a placa de cobertura



4. Enroscar o suporte do tripode sobre a placa de cobertura segundo a ilustração



5. Fixar o equipamento visor ao tripode (1) mediante o parafuso de segurança.



6. Enroscar os botões giratórios (2, 3) para posicionar o display