



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com



Instrução de instalação Pilha

Página 2

KERN EG/EW-A04

Versão 1.0 04/2006

EG/EW-A04-IA-p-0610



KERN EG/EW-A04


Versão 1.0 04/2006

Instrução de instalação Pilha

KERN EG-A04 para modelos com máximo de ≤ 820 g

Abrir a balança:


- Desligar a balança da rede.
- Retirar o prato da balança (1) e a armação do prato da balança (2).
- Afrouxar ambos os parafusos pelo lado esquerdo e direito da guia da armação (3).

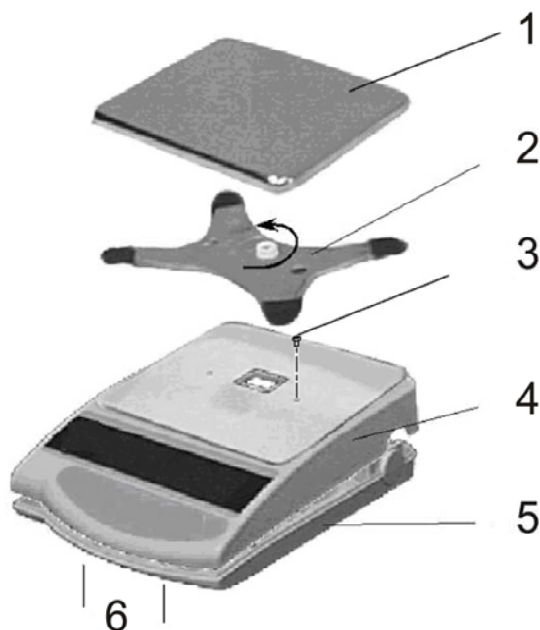


- Desbloquear ambos os ganchos de fixação (6) na parte inferior da caixa (5) e retirar com cuidado a parte superior da caixa (4), movendo-a para atrás (prestar atenção nas guias da parte superior da caixa no lado traseiro da balança).

Instalação da pilha:


- Afrouxar e retirar ambos os parafusos de fixação (1).

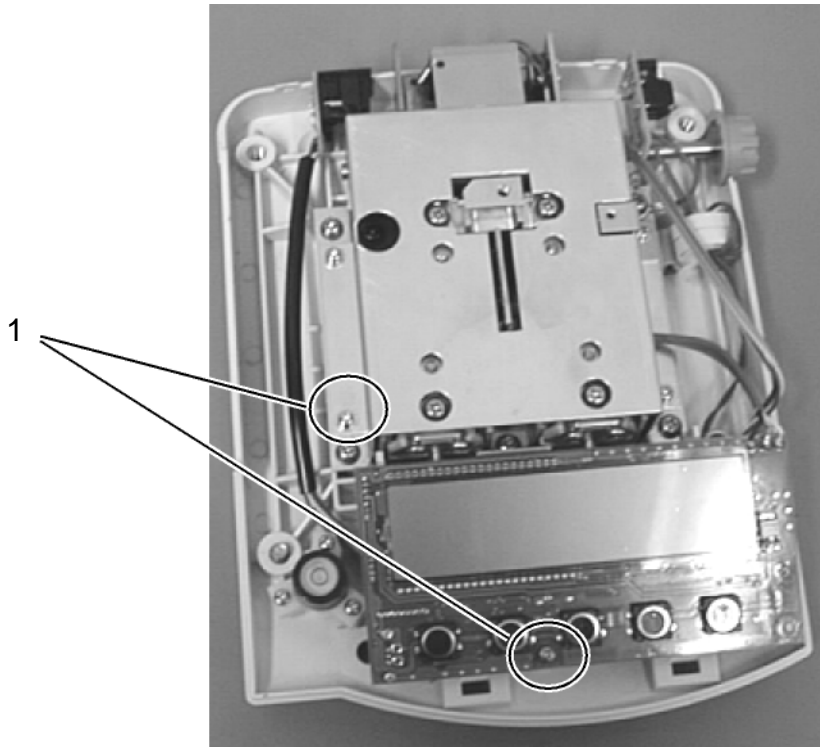

- Retirar o conjunto da pilha da embalagem e **logo conectar a alimentação à placa de pilhas (2)**. Em seguida, meter o pino na placa do visor (3) da balança (CN5).

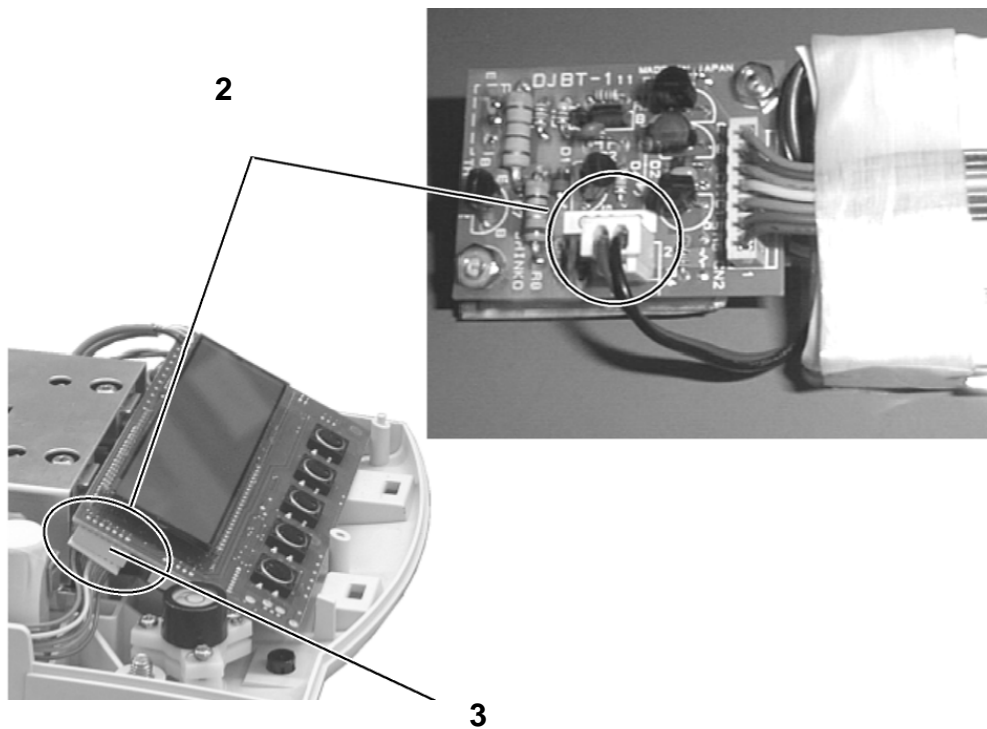

- Pode-se colocar o conjunto de pilhas pelo lado esquerdo da carcaça de tal modo que seja possível apertá-lo à balança a través da asa e do parafuso anteriormente afrouxado (4). Antes meter suave na carcaça (é a única possibilidade correcta de montagem). Colocar de novo a prata do visor a través do parafuso anteriormente afrouxado (5).

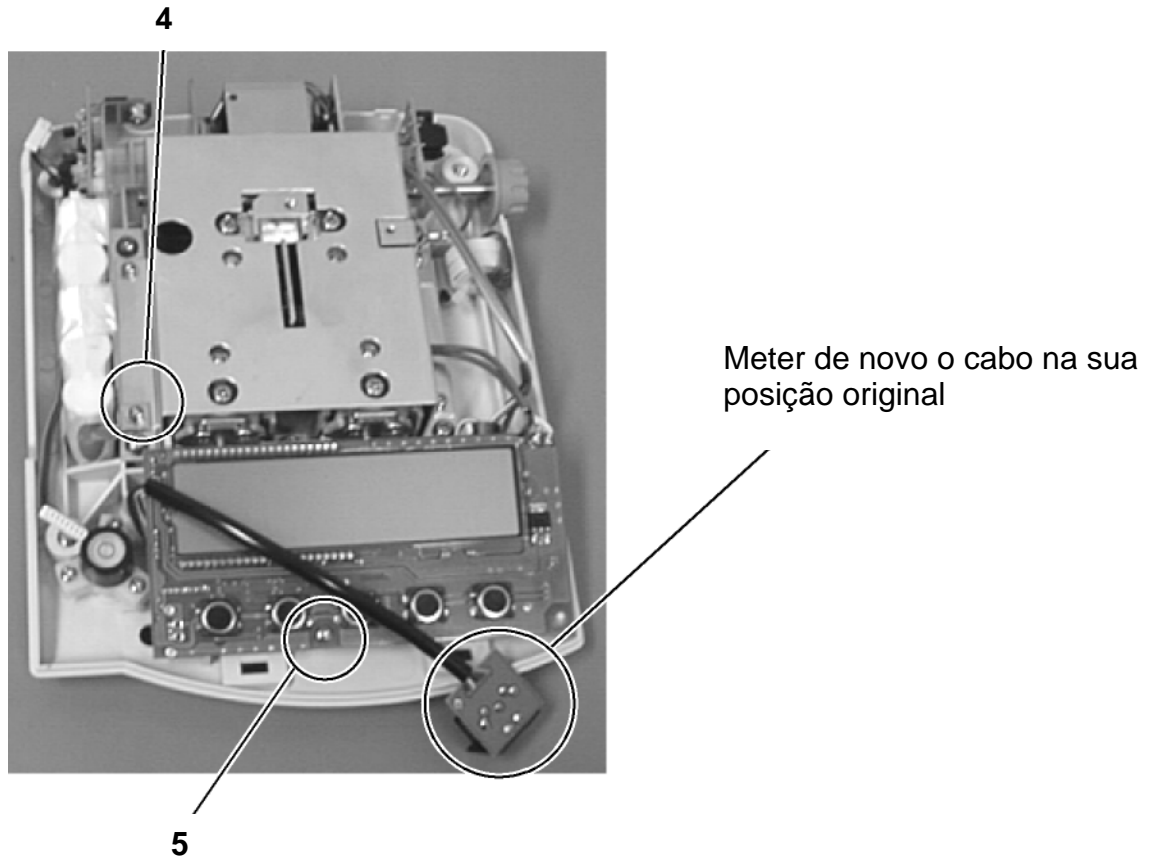

- Meter a parte superior da carcaça nas guias traseiras e dobrar para a frente até que ambos os ganchos na parte inferior da carcaça encerrem bem (ouve-se um som). Apertar ambos os parafusos pelos lados esquerdo e direito da guia da armação e colocar de novo a armação. Colocar o prato da balança.

Recomendação:

A pilha está pronta já a trabalhar, mas antes da primeira partida deve ser carregada, ligando-a ao transformador por no mínimo 8 horas.