



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com



Instrução da instalação Pilha

Página 2

KERN EG/EW-A06

Versão 1.0 04/2006

EG/EW-A06-IA-p-0610



KERN EG/EW-A06


Versão 1.0 04/2006

Instrução da instalação Pilha

KERN EG-A06 para os modelos de máximo ≥ 2200 g

Abrir a balança:


- Desligar a balança da rede.
- Retirar o prato da balança (1) e a armação do prato (2).
- Afrouxar ambos os parafusos de fixação (3).

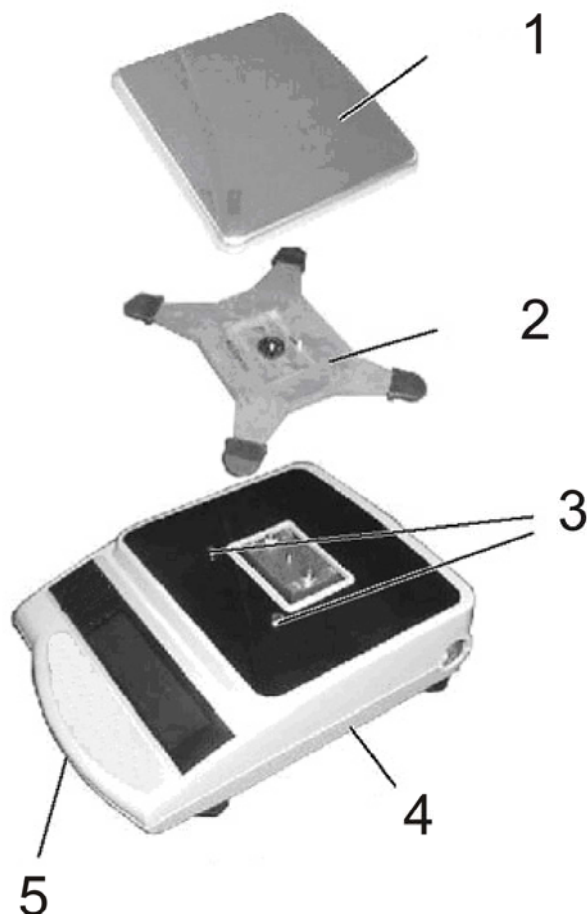


- Afrouxar o parafuso de fixação (3) na parte inferior da carcaça (4) e com cuidado retirar a parte superior da carcaça.

Instalar a pilha:

- Retirar a asa de cabo.

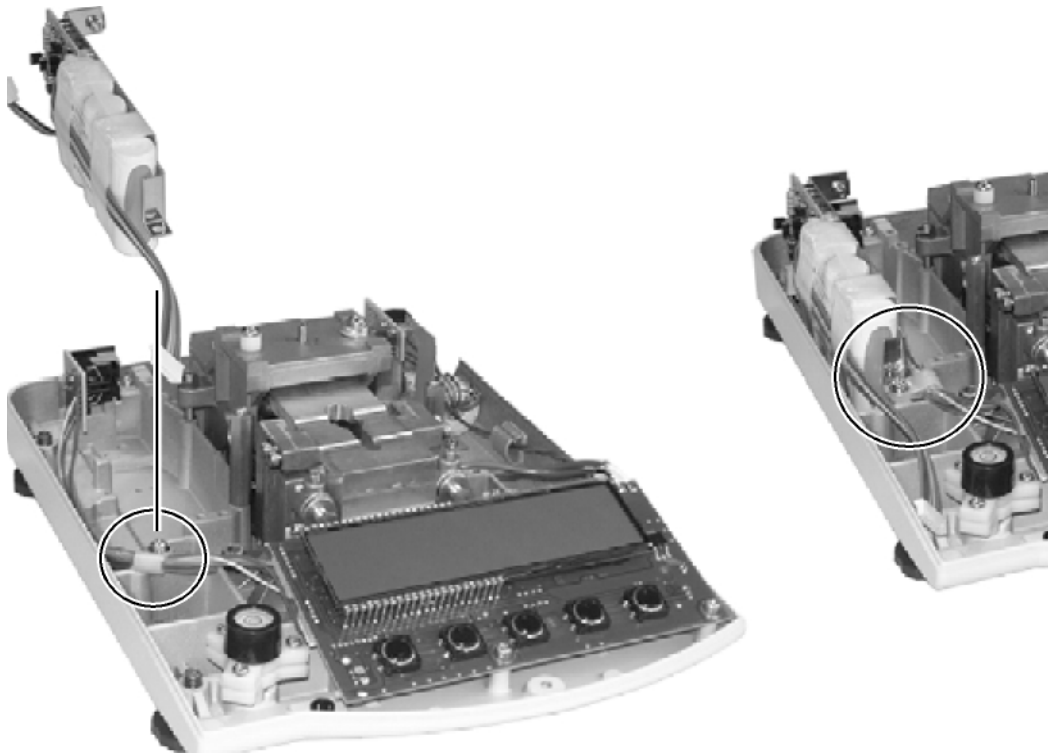


- Retirar o conjunto de pilhas da embalagem e **logo conectar a alimentação à placa de pilhas.**

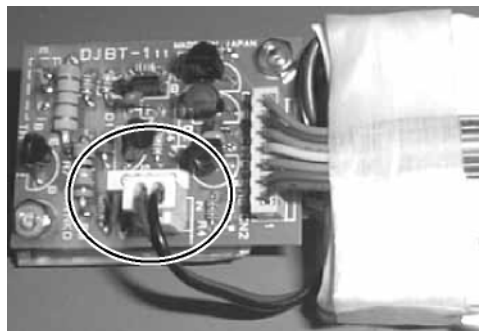

- Colocar o conjunto de pilhas pelo lado esquerdo da carcaça de tal modo que seja possível apertá-lo à balança a través da asa e o parafuso anteriormente afrouxado da asa de cabo.

- Afrouxar 2 parafusos que fixam a placa do visor.
- Logo meter o pino na placa do visor da balança (CN5).

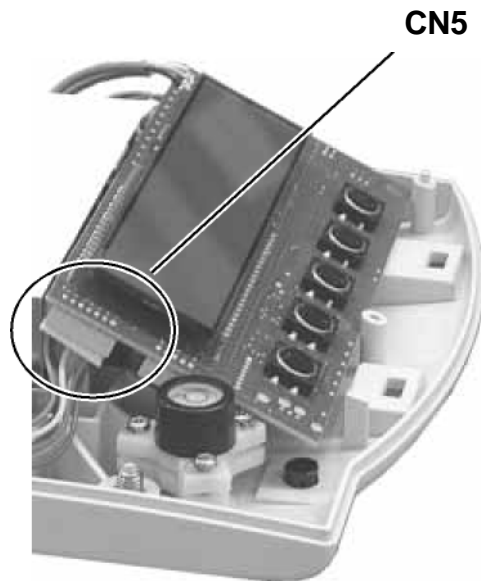

- Apertar de novo a placa do visor a través dos parafusos anteriormente afrouxados.
- Meter a parte superior da carcaça na parte interior e aparafusar. Apertar ambos os parafusos de fixação (3) e fixar de novo a armação (2). Colocar o prato da balança (1).

Recomendação:

A pilha está pronta já a trabalhar, mas antes da primeira partida deve ser carregada, ligando-a ao transformador por no mínimo 8 horas.