



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instruções de Operação Präzisionswaage

KERN EW


Versão 2.1

07/2007

P



EW-BA-p-0721

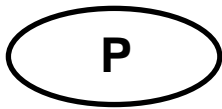

KERN EW

Versão 2.1 07/2007

Instrução de uso

Balanças electrónicas de precisão

Índice

1	DADOS TÉCNICOS	3
2	DESEMBALAGEM E EXTENSÃO DE FORNECIMENTO	5
3	MONTAGEM	5
4	VISUAL DO VISOR	6
5	COLOCAÇÃO EM USO	7
6	LIGAÇÃO ELÉCTRICA	7
7	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	8
8	AJUSTAR (CAL)	9
8.1	AJUSTAR ANTES DE AFERIR	9
8.2	AJUSTAR (CAL)	10
9	MANUSEAMENTO DA BALANÇA	11
9.1	TEMPO DE AQUECIMENTO.....	11
9.2	INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO.....	11
9.3	MOSTRADOR ZERO DA BALANÇA	12
9.4	PESAGEM DE TARA (TARAR)	12
10	PROGRAMAÇÃO GERAL	13
11	AVISOS IMPORTANTES	14
12	AUXÍLIO EM CASO DE PEQUENAS AVARIAS	15

1 Dados técnicos

KERN	EW 150-3M	EW 600-2M	EW 1500-2M
<i>Precisão de leitura (d)</i>	0,001 g	0,01 g	0,01 g
<i>Legibilidade (e)</i>	0,01 g	0,1 g	0,1 g
<i>Gama de pesagem (máx.)</i>	150 g	600 g	1500 g
<i>Carga mínima (mín.)</i>	0,02 g	0,5 g	0,5 g
<i>Âmbito de tara</i>	150 g	600 g	1500 g
<i>Reprodutibilidade</i>	0,002 g	0,01 g	0,01 g
<i>Linearidade</i>	± 0,003 g	± 0,02 g	± 0,02 g
<i>Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe)</i>	1 x 100 g + 1 x 20 g (F1)	500 g (F2)	1 x 1 kg + 1 x 200 g (F1)
<i>Tempo de aumento da intensidade do sinal</i>	2 s		
<i>Prato de pesagem, em aço inox</i>	Ø 110 mm	Ø 140 mm	Ø 140 mm
<i>Medidas da balança (L x A x P)</i>	180 x 230 x 85 mm		
<i>Terminal de rede</i>	Transformador 230 V, 50/60 Hz, balança 9 VDC, 400 mA		
<i>Peso líquido (kg)</i>	2,0		
<i>Humidade do ar</i>	máx. 80%, relativa (sem condensação)		
<i>Temperatura ambiente</i>	de 0°C a 40°C		
<i>Condições ambientais admissíveis para versões passíveis de aferição</i>	de 10°C a 30°C		
<i>Unidades</i>	g, ct,		
<i>Filtro de vibrações</i>	sim		
<i>Interface</i>	Interface RS 232 C (opcional)		
<i>Pilha</i>	opcional		

KERN	EW 3000-2M	EW 6000-1M
<i>Precisão de leitura (d)</i>	0,01 g	0,1 g
<i>Legibilidade (e)</i>	0,1 g	1 g
<i>Gama de pesagem (máx.)</i>	3000 g	6000 g
<i>Carga mínima (mín.)</i>	0,5 g	5 g
<i>Âmbito de tara</i>	3000 g	6000 g
<i>Reprodutibilidade</i>	0,01 g	0,1 g
<i>Linearidade</i>	± 0,02 g	± 0,2 g
<i>Peso de calibração recomendável, não acrescentado (classe)</i>	1 x 2 kg + 1 x 1 kg (E2)	5 kg (F2)
<i>Tempo de aumento da intensidade do sinal</i>	2 s	
<i>Prato de pesagem, em aço inox</i>	Ø 140 mm	172 x 142 mm
<i>Medidas da balança (L x A x P)</i>	180 x 230 x 85 mm	
<i>Terminal de rede</i>	Transformador 230 V, 50/60 Hz, balança 9 VDC, 400 mA	
<i>Peso líquido (kg)</i>	2,0	
<i>Humidade do ar</i>	máx. 80%, relativa (sem condensação)	
<i>Temperatura ambiente</i>	de 0°C a 40°C	
<i>Condições ambientais admissíveis para versões passíveis de aferição</i>	de 10°C a 30°C	
<i>Unidades</i>	g, ct,	
<i>Filtro de vibrações</i>	sim	
<i>Interface</i>	Interface RS 232 C (opcional)	
<i>Pilha</i>	opcional	

2 Desembalagem e extensão de fornecimento

Tirar a balança da embalagem com cuidado, guardar o material de embalagem para a eventualidade de um transporte posterior da balança.




Na embalagem encontram-se:

- Balança
- Prato de pesagem
- Suporte da balança
- Transformador externo
- Instrução de uso

3 Montagem

- Instalar o suporte do prato de modo que seus orifícios de cinta sejam ajustados aos pinos da balança.
- Parafusar o suporte do prato através do parafuso de orelhas.
- Colocar o prato de pesagem.
- Pôr a balança sobre uma superfície dura, ver também o capítulo 11.
- Nivelar a balança através dos pés de rosca reguláveis. A bobina de ar (de frente da caixa, do lado esquerdo) deve estar no lugar marcado.


4 Visual do visor

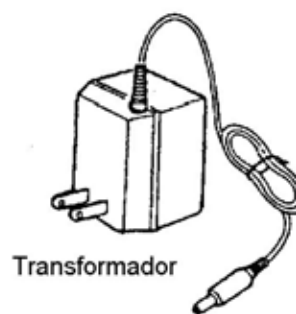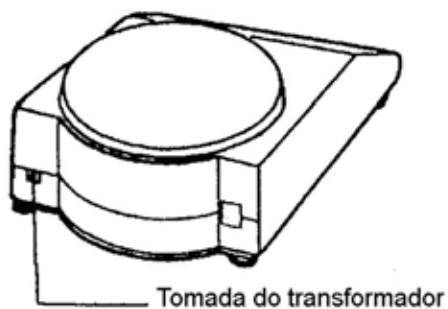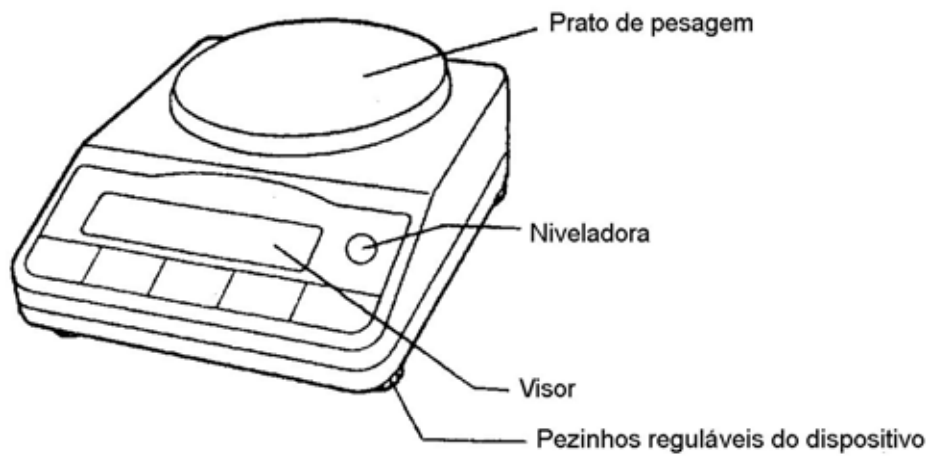

Significado de teclas

ON/OFF	Tecla liga/desliga
Print	Tecla de impressão
F	Tecla de selecção
TARE	Tecla de zerar/tarar

Símbolos do visor

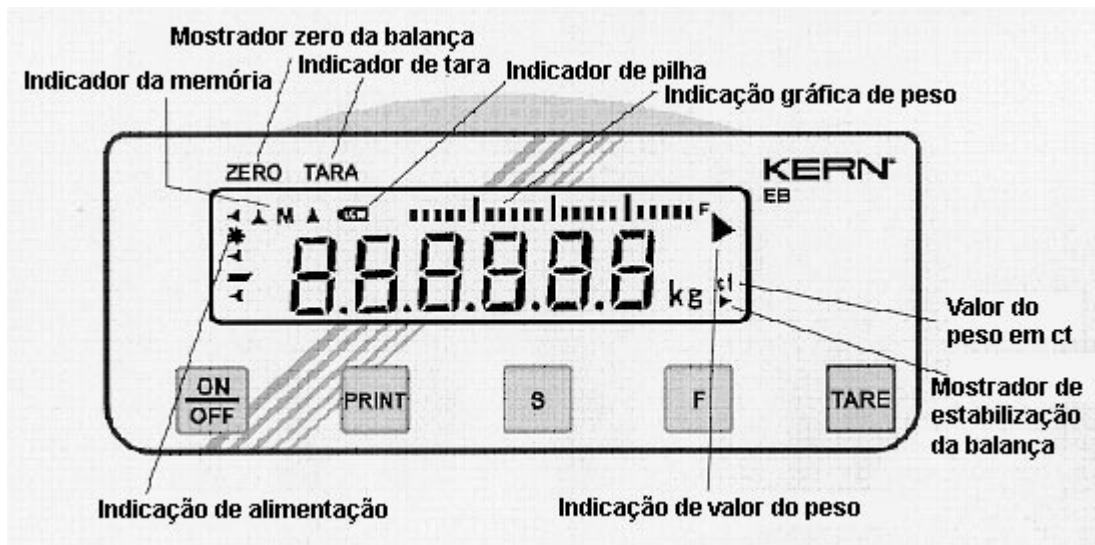

5 Colocação em uso

É necessário lembrar que a balança KERN é um instrumento de precisão. Mesmo se aparelhos são destinados ao uso prolongado, é preciso utilizá-los com cuidado e evitar cargas desnecessárias.

No caso da balança é requerido um tempo de aquecimento. Os resultados de pesagem óptimos são obtidos quando o modo de pesagem for iniciado só 5 minutos após a ligação da balança.

6 Ligação eléctrica

O transformador pode ser conectado só a uma tomada com tensão 230 V / 50 Hz. Não ligar no caso de outra tensão de rede, a não ser que no transformador foi claramente indicada outra tensão.

A tomada deve ser ligada à terra em conformidade com as normas VDE. Só um estabelecimento eléctrico especializado pode realizar a inspecção.

Ligar o cabo de transformador na parte de trás da balança.

Somente então:

conectar à tomada o transformador fornecido junto com a balança (230 V AC / 9 V DC / 400 mA).

A balança está pronta a funcionar „Standby mode”, veja „Indicação de alimentação*”.

Apertar o botão **ON/OFF**.

O autodiagnóstico da balança está sendo realizado.

Após 5 – 8 segundos a balança está pronta a funcionar.

7 Declaração de conformidade



Declaração de conformidade

de

Balanças electrónicas de precisão

Tipo:	KERN EW 150-3M KERN EW 600-2M KERN EW 1500-2M KERN EW 3000-2M KERN EW 6000-1M
No. do certificado de permissão obrigatória no território da UE do tipo	T5026
Entidade Certificadora:	NMI

correspondem aos requisitos das seguintes directivas CE:

Directiva CE relativa a balanças Directiva CE EMV (Directiva respeitante à compatibilidade electromagnética)	na edição 90/384/CEE na edição 89/336/CEE
---	--

Normas harmonizadas aplicadas, em especial


EN 45501, EN 50081-1, EN 50082-1

A declaração presente é válida só em combinação com a declaração de conformidade emitida por Entidade Certificadora mencionada.

Em caso de realização de alterações nos equipamentos mencionados acima sem consentimento prévio da empresa **KERN**, a presente declaração fica sem efeito.

Data: 20.01.2000

Assinatura:

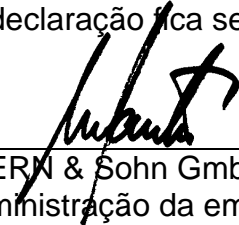
KERN & Sohn GmbH
Administração da empresa

KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72322 Balingen-Frommern, Tel. +49-07433/9933-0, Fax +49-07433/9933-149

8 Ajustar (CAL)

8.1 Ajustar antes de aferir

Informações gerais

Antes da aferição a balança precisa ser ajustada. Ver também a Instrução de uso, ponto 8.2 „Ajustar (CAL)”.

No caso de modelos KERN EW, após terminar a ajustagem com sucesso, deve-se reduzir a possibilidade de ajustar novamente. Comutador „impossibilitador” de tal ajustagem encontra-se dentro da balança (debaixo da tampa de protecção, acima do visor) (só para modelos KERN EW).

Bloqueio / desbloqueio da função de ajustar

Atenção:

Só é possível ajustar quando esta função não está bloqueada por „comutador de ajustagem”.

Comutador ao lado direito	Função de ajustar está bloqueada Quando a ajustagem for terminada com sucesso, esta função deve ser bloqueada colocando o comutador nesta posição. Este ajuste deve ser feito antes da aferição.
---------------------------	--

Comutador ao lado esquerdo	Função de ajustar está desbloqueada
----------------------------	-------------------------------------

A balança deve ser desligada da rede após cada deslocamento do comutador.

Depois da aferição resguardar do acesso a tampa de protecção, pondo nela a marca de aferição.

A balança está preparada para aferição.

8.2 Ajustar (CAL)

Deve-se ajustar por meio do peso de calibração recomendado (ver cap. 1 „Dados técnicos”). A ajustagem pode ser também efectuada através de pesos de outros valores nominais (veja a tabela abaixo), mas isto não é óptimo do ponto de vista da técnica de medição.

Modelo	Peso de calibração alternativo
EW 150-3M	50 g
EW 600-2M	200 g
EW 1500-2M	500 g
EW 3000-2M	1000 g
EW 6000-1M	2000 g

Informações sobre pesos de calibração você pode encontrar na Internet acessando: <http://www.kern-sohn.com>

Procedimento durante a ajustagem:

Atenção!

No caso de balanças aferidas a possibilidade de ajustagem é limitada. Veja o ponto 8 Ajustar antes de aferir.

Cuidar para que as condições do meio estejam estáveis.

É indispensável um período de aquecimento de cerca 30 minutos.

Apertar e manter pressionada a tecla **F**, até ser projectado o símbolo CAL em seguida soltar a tecla.

Apertar e manter pressionada a tecla **Tare**. Pressionar imediatamente por um curto instante a tecla **F**, e depois soltar também a tecla **TARE**. Por um momento pisca a indicação on 0.

Não tocar no prato de pesagem.

Após um momento no visor aparece a indicação on F.5.

Colocar com cuidado o(s) peso(s) de calibração no centro do prato de pesagem.

Visor on F.5 pisca, e logo depois aparece o valor do peso de calibração.

Retirar o peso de calibração, ajustagem foi terminada.

Em caso de erro de ajustagem ou para interromper o processo de ajustagem, pressionar a tecla **S**.

Guardar o peso de calibração junto da balança para realizar controles diárias da precisão da balança.

Sugestão:

Utilizar o peso de calibração com cuidado. Protegê-lo contra danificação e sujeira. Inspeccionar ciclicamente. Guardar junto da balança (possibilidade de engano/troca).

9 Manuseamento da balança

9.1 Tempo de aquecimento

Os resultados de pesagem óptimos são obtidos quando o modo de pesagem for iniciado só 5 minutos após a ligação da balança.

9.2 Indicação de alimentação

ZERO TARE



Se estiver visível o sinal (*), a balança está sendo carregada através do transformador. Após pressionar a tecla ON/OFF a balança será posta no modo de pesagem.

Como resultado, o ícone de carregamento não será mais visível no visor. Recomenda-se desligar o transformador depois de terminar o trabalho.

Mostrador gráfico em coluna



O campo de pesagem da balança é dividido em 20 linhas gráficas. Caso sobre a balança não houver carga, no mostrador gráfico aparece a cifra zero (0). Caso a balança estiver carregada até a metade de sua capacidade, então serão projectadas 10 linhas gráficas.

Sugestão:

Caso efectuada for pesagem tarada, o mostrador gráfico de peso projectará também o número de linhas gráficas correspondente ao peso da tara.

9.3 Mostrador zero da balança

ZERO TARE



A balança é zerada ao pressionar a tecla **Tare**. No visor aparecerá o valor 0,00 g. Adicionalmente aparecerá o sinal de mostrador zero da balança (ZERO) ▲ .

9.4 Pesagem de tara (tarar)

- Colocar o recipiente de tara sobre o prato de balança.
- Pressionar a tecla de tarar
- No visor da balança aparecerá o valor 0,00 g.
- O peso do recipiente fica guardado na memória da balança.
- Colocar o material pesado no recipiente, ler o valor do peso.

O processo de tarar pode ser repetido qualquer número de vezes, por exemplo ao pesar alguns ingredientes da mistura (pesagem cumulativa).

O limite é alcançado no momento de esgotamento da gama completa de pesagem.

Retirado o recipiente de tara, o peso total é indicado como valor negativo.

Indicador de tara

ZERO TARE



Pesagem de tara é iniciada ao pressionar a tecla **Tare**.

No visor aparecerá o valor: 0,00 g

Adicionalmente aparecerá o sinal do indicador de tara ▲ .

10 Programação geral

A balança foi programada na fábrica em conformidade com certa configuração de série.

É marcada através do símbolo *.

Pode ser modificada da seguinte maneira:

Durante aproxim. 4 segundos carregar no botão **F**, até no visor aparecer o símbolo Func .

Após soltar a tecla será projectado o símbolo 1. B.O. 0

Ao pressionar várias vezes a tecla **F** é possível evocar funções particulares.

Ao pressionar várias vezes a tecla **Tare** é possível introduzir parâmetros individuais para funções particulares.

Usando a tecla **S** confirmar e sair do modo de programação.

As seguintes modificações são possíveis:

F

Tare

<i>Indicação gráfica de peso</i>	<i>1. b0G</i>	<i>0</i>	<i>Indicação de peso está desligada</i>
		<i>1*</i>	<i>Indicação de peso está ligada</i>
<i>Função Auto Zero</i>	<i>3. A.0</i>	<i>0</i>	<i>Desligada</i>
		<i>1*</i>	<i>Ligada</i>
<i>Autodesconectante (só pilha)</i>	<i>4. A.P.</i>	<i>0</i>	<i>Inactivo</i>
		<i>1*</i>	<i>A balança será desligada após 3 minutos de inactividade</i>
<i>Filtro de vibrações</i>	<i>5. r.E.</i>	<i>1</i>	<i>Sensível e rápido</i>
		<i>2*</i>	<i>Médio</i>
		<i>3</i>	<i>Insensível porém lento</i>
<i>Transmissão de dados (formato de saída) só para interface de série embutido (opcional)</i>	<i>6. o.c.</i>	<i>0</i>	<i>Sem transmissão de dados</i>
		<i>1</i>	<i>Transmissão serial contínua de dados</i>
		<i>2</i>	<i>Transmissão serial contínua de dados</i>
		<i>3</i>	<i>À indicação estável</i>
		<i>4</i>	<i>Transmissão de dados para impressão por meio da tecla PRINT</i>
		<i>5</i>	<i>Transmissão automática quando carregada, nova transmissão só após remover o peso e carregar novamente a balança.</i>
		<i>6</i>	<i>Transmissão quando indicação é estável</i>
<i>7*</i>	<i>Transmissão à estabilização casual não documentado</i>		
			<i>Transferência para impressora através da tecla PRINT, no caso da indicação estável</i>

<i>Velocidade de transmissão</i>	<i>7. b.L.</i>	<i>1*. 2 3</i>	<i>1200 bauds 2400 bauds 4800 bauds</i>
<i>Comutação de unidades de pesagem</i>	<i>8. Set.</i>	<i>1* 2 3 4</i>	<i>g g/ct Não documentado Não documentado</i>
<i>Não documentado</i>	<i>0. GLP</i>	<i>1</i>	<i>Sempre usar este parâmetro</i>
<i>Não documentado</i>	<i>A. PrF.</i>	<i>3</i>	<i>Sempre usar este parâmetro</i>

11 Avisos importantes

Balanças electrónicas são instrumentos de precisão. Elas são destinadas a funcionar num ambiente onde há um campo electromagnético. Isto significa que neste ambiente, porém não na vizinhança directa, podem ser usados aparelhos radiofónicos, como p.ex. telefones celulares. Evitar condições ambientais que causam interferências como correntezas de vento e vibrações. Também mudanças violentas de temperatura, se for necessário reajustar a balança após regular a temperatura. Em caso de surgimento de campos electromagnéticos podem ocorrer consideráveis erros nos resultados da pesagem.

Evitar alta humidade, vapores e poeira, pois a balança não é hermética. Evitar o contacto directo da balança com líquidos, eles poderiam penetrar no mecanismo de medição. Por isto, a balança deve ser limpada só a seco ou a húmido. Não usar nenhuns solventes, porque podem danificar partes envernizadas e de matéria plástica.

O período de aquecimento que dura alguns minutos após a ligação possibilita a estabilização dos valores de medida. Pôr o material pesado com cuidado. Não deixar carga no prato de pesagem prolongadamente quando a balança não é utilizada. Evitar rigorosamente golpes e danificações. O material pesado que tiver se espalhado deverá ser imediatamente removido.

Em caso de interferência no processo do programa, deve-se desligar a balança por um momento e ligá-la novamente. Recomeçar o processo de pesagem.

Jamais fazer uso da balança em locais onde haja risco de explosão, a produção em série não possui proteção anti-explosão (Ex).

Pelo menos uma vez por dia controlar a balança usando um peso de controlo metrológico.

Ajustar, se for preciso. A garantia expira se a balança for aberta.

12 Auxílio em caso de pequenas avarias

Indicação de peso não está iluminada. *A balança está desligada.
Interrupção da conexão com a rede
(cabo de rede desconectado ou defeituoso).
Queda de tensão na rede.*

O peso demonstrado freqüentemente modifica-se *Correnteza ou movimento de vento.
Vibrações de mesa / piso.
Contacto do prato de pesagem com corpos estranhos.
Ajustagem incorreta.
Há fortes oscilações de temperatura ambiente.*

Comunicados de erros

o-Err	Ultrapassagem da gama de pesagem
b-Err	Danificação da electrónica causada pelo campo electrostático. Inspeccionar o ambiente. Se for necessário, escolher outra localização
u-Err	O prato de pesagem não encontra-se sobre o suporte do prato.
1-Err	Peso de calibração errado (leve demais).
2-Err	Peso de calibração impreciso demais
3-Err	Balança está carregada ao início da ajustagem
4-Err	Erro grave
CAL. OFF	Comunicados de erros só no caso dos modelos com peso de calibração integrado Comutador de ajustagem (à direita) não se encontra na posição „WEIGH”

Em caso de surgimento de outros comunicados de erro, desligue e novamente ligue a balança. O resultado da pesagem está evidentemente errado.

Caso o comunicado de erro continue surgindo, informe o fabricante.