


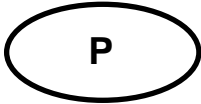

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0  
Fax: +49-[0]7433-9933-149  
Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## Instrução de montagem Coluna

Página 2

---

# KERN FEJ-A05

Versão 1.0 03/2006

---

**FEJ-A05-BA-p-0610**




# KERN FEJ-A05

Versão 1.0 03/2006

## Instrução de montagem da coluna

### Recomendação para a montagem referente ao uso da coluna

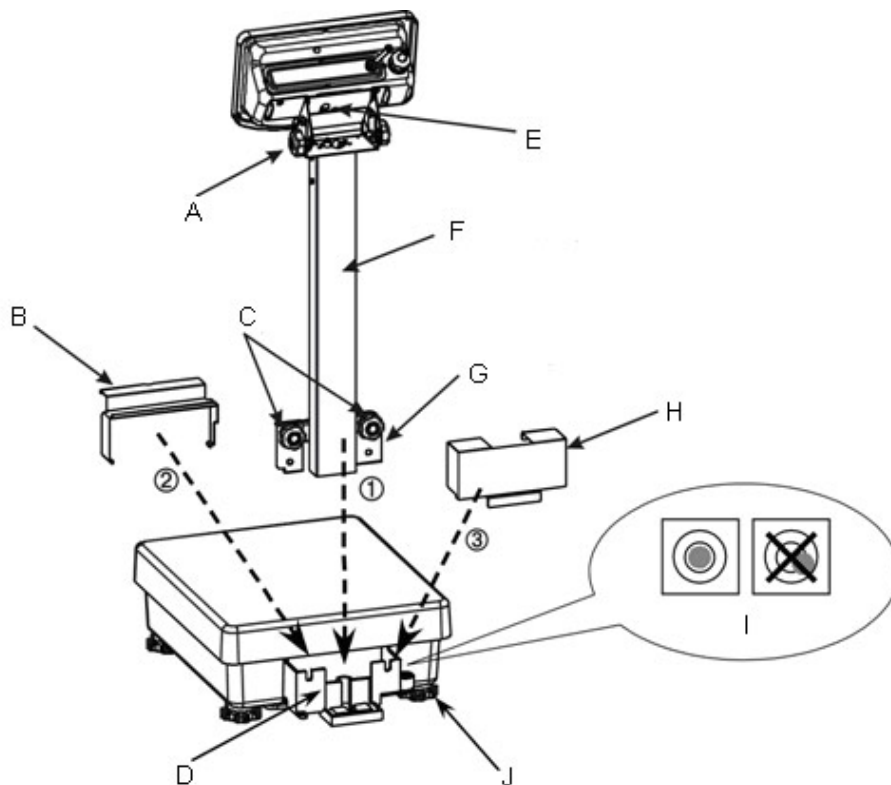

- A** Colante para posicionamento do visor
- B** Protecção do compartimento de cabo
- C** Colantes
- D** Compartimento de cabo
- E** Parafuso de fixação do visor. É necessário colocar!
- F** Túnel de cabos para meter cabos. Afrouxar 6 parafusos que ficam pelos lados.
- G** Asa da coluna
- H** Protecção da asa
- I** Nível esférico
- J** Pés de rosca

**Vista desde um lado:**

