



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
N° de fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instruções de utilização Conjunto para calibragem de temperatura

KERN MLB-A03/A11

Versão 2.1
02/2008
P

MLB-A03/A11-BA-p-0821




KERN MLB-A03/A11

Versão 2.1 02/2008

Instruções de utilização

Conjunto para calibragem de temperatura

Vista de conjunto:

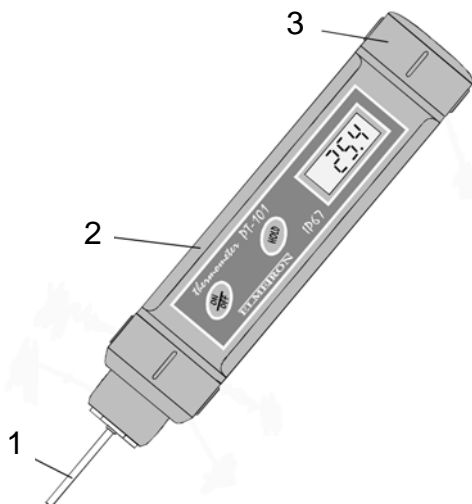

- 1: Sensor medidor
- 2: Caixa
- 3: Cobertura compartimento de pilhas

Dados técnicos:

Âmbito de medição	-70 – 200 °C	
Leitura	0,1 °C	
Exactidão do visor	± 0,2°C	
Exactidão do sensor medidor	Área	
	-70 - 0°C	± 0,9°C
	0 - 100°C	± 1,0°C
	100 - 200°C	± 1,5°C
	200 - 400°C	± 3,0°C
Pilhas	3 peças LR44, 1,5 V	
Duração da pilha	150 hrs.	
Peso	75 g	
Dimensões	L = 143 mm, Ø 26 mm	

Funcionamento:

Ligar o aparelho com tecla **ON/OFF**. O aparelho realiza um auto-ensaio. Depois de aprox. 2 sec o aparelho está em modo de medição. No display aparece o valor mais alto medido em °C.

Desligar o aparelho mediante a tecla **ON/OFF** ou se a tecla **HOLD** não é acionada dentro de 10 min, o aparelho desligar-se-á automaticamente.

Modo HOLD: Aperte a tecla **HOLD** para chegar ao modo de paragem. O símbolo "HLd" aparece no visor. Quando está activado o modo de paragem, o termómetro mantém o valor actual no visor e detém todas as medições seguintes. O visor troca sempre desde „HLD“ para o valor mantido.

Ao apertar de novo a tecla „**HOLD**“ (no visor aparece brevemente „**Con**“) as medições serão continuadas.

Conservação:

Substituição da pilha:

Se no visor aparece „Lo“, será preciso trocar as pilhas. Para trocar as pilhas, abrir a cobertura do compartimento de pilhas. Afastar as pilhas velhas e inserir as pilhas novas como segue:



Depois voltar a fixar a cobertura.