

Instrucțiune prescurtată de deservire

Cântare electronice KERN, cu excepția cântarelor cu cârlig și a cântarelor suspendate



Informații detaliate, vezi instrucțiune de deservire în alte limbi (de ex. în limba engleză) pe care o puteți găsi online sub adresa www.kern-sohn.com/manuals.



- Cântarul este proiectat pentru a fi utilizat ca un „cântar fără auto-acționare”.
- Nu se permite supunerea tăvilor de cântărire la acțiunea unei sarcini de greutate pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu folosiți cântarul pentru cântărirea dinamică.
- Feriți cântarul de lovituri și supraîncărcare.
- Nu folosiți niciodată cântarul în încăperile în care există pericol de explozie.
- Nu realizați modificări în construcția cântarului.





- Înainte de conectarea alimentatorului la rețeaua de alimentare cu curent electric verificați dacă valoarea tensiunii care este trecută pe eticheta cântarului este în conformitate cu tensiunea care există în rețeaua locală.




- fixați cântarul pe o suprafață stabilă, pe cât este posibil această suprafață trebuie să fie orizontală și nu trebuie să fie supusă la trepidații și vibrații.
- feriți cântarul de schimbările bruște de temperatură, expunerea directă la razele solare, curentului și descărcările electrostatice.
- protejați cântarul împotriva umidității ridicate a aerului, împotriva vaporilor și a prafului




Pornire

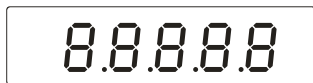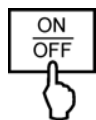

Oprire

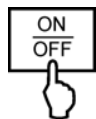

Cântărire

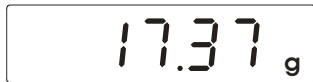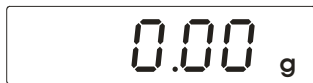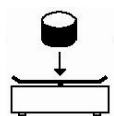

Tara

