



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
e-Mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0
Факс: +49-[0]7433-9933-149
Интернет: www.kern-sohn.com

Инструкция по монтажу Штатив

KERN BVBP-A01

Версия 1.0
02/2008
RUS



BVBP-A01-IA-ru-0810



KERN BVBP-A01

Версия 1.0 02/2008

Инструкция по установке терминалов Штатив

Регулируемый по высоте штатив, максимальная высота 1550 мм

Объем поставки - Монтаж штатива:

	<p>1. Соедините отдельные детали в соответствии с иллюстрацией</p>	<p>2. Навинтите крепление для индикаторной части</p>

Монтаж штатива - Устройство индикации:

1. Отвинтите столовую ножку устройства индикации



2. Отвинтите защитную крышку и замените на защитную крышку штатива



3. Навинтите защитную крышку



4. Крепление штатива согласно рис. навинтите на защитную крышку



5. С помощью фиксирующего винта (1) закрепите устройство индикации на штативе.



6. Ввинтите ручку настройки (2, 3) для позиционирования дисплея