



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0  
Факс: +49-[0]7433-9933-149  
Сайт: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

RUS

**Инструкция по монтажу  
Аккумулятор**

Страница 2

---

# **KERN EG/EW-A04**

Версия 1.0 04/2006

---

**EG/EW-A04-IA-rus-0610**

RUS

## KERN EG/EW-A04


Версия 1.0 04/2006

### Инструкция по монтажу Аккумулятор

#### KERN EG-A04 для моделей с максимум $\leq 820$ г

##### Вскрытие весов:


- Отсоединить весы от сети.
- Снять платформу весов (1) и основание платформы весов (2).
- Открутить оба болта слева и справа направляющей основания (3).

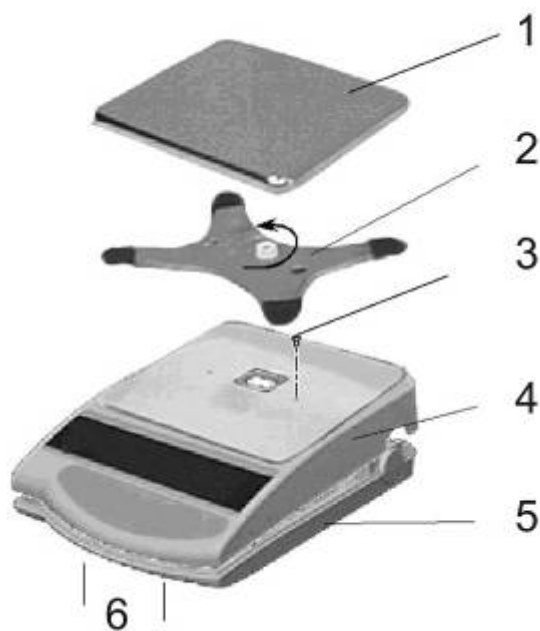


- Отблокировать оба придерживающие крючки (6) в нижней части корпуса (5) и осторожно снять верхнюю часть корпуса (4), передвигая ее в тыльную сторону весов (обращать внимание на направляющую верхней части корпуса с тыльной стороны весов).

## Монтаж аккумулятора:


- Открутить и вынуть оба крепежные болта (1).

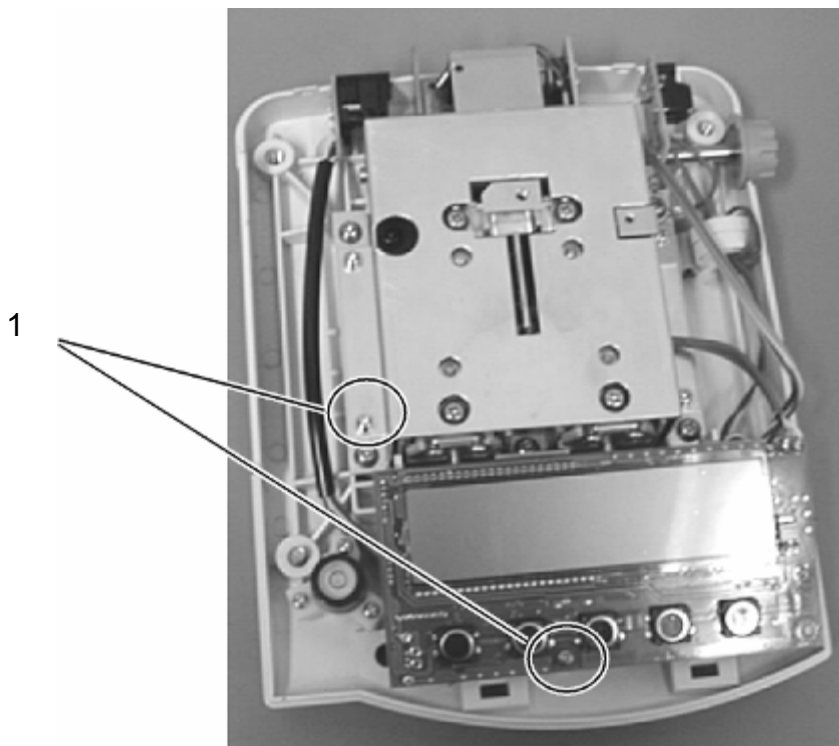

- Вынуть из упаковки комплект аккумулятора а затем **подключить питание к пластине аккумуляторов (2)**. Затем подключить штепсельный соединитель к плате дисплея (3) весов (CN5).

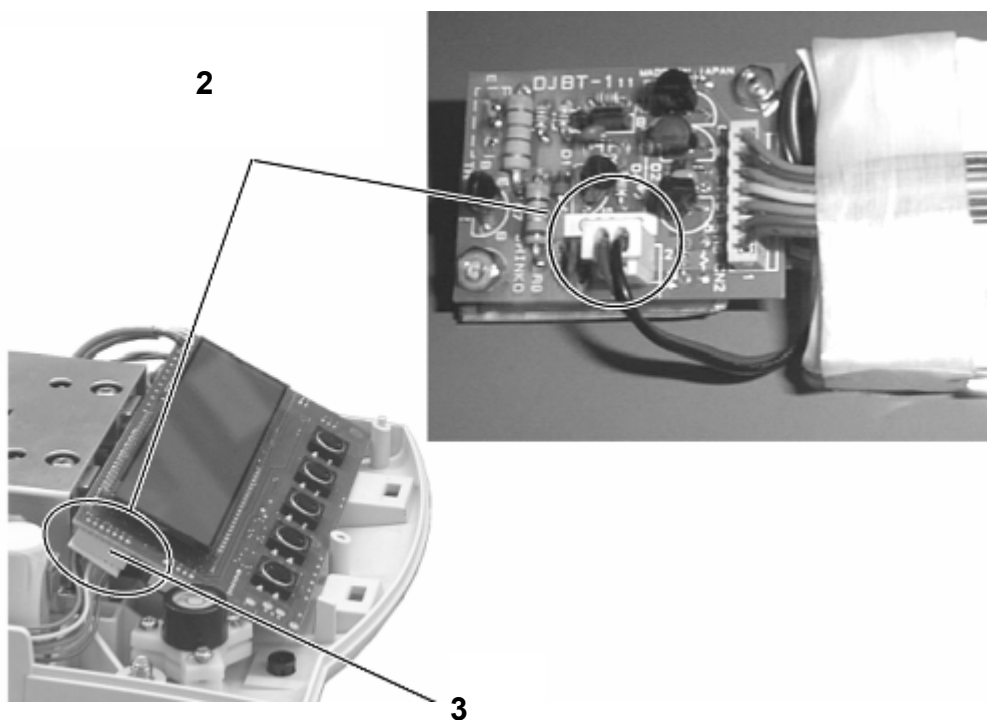

- Комплект аккумулятора разместить с левой стороны корпуса таким образом, чтобы можно было его прикрутить к весам при помощи существующей ручки и ранее открученного болта (4). Перед тем легко втиснуть в корпус (существует только одна возможность правильного монтажа). Наново прикрутить плату дисплея при помощи ранее открученного болта (5).

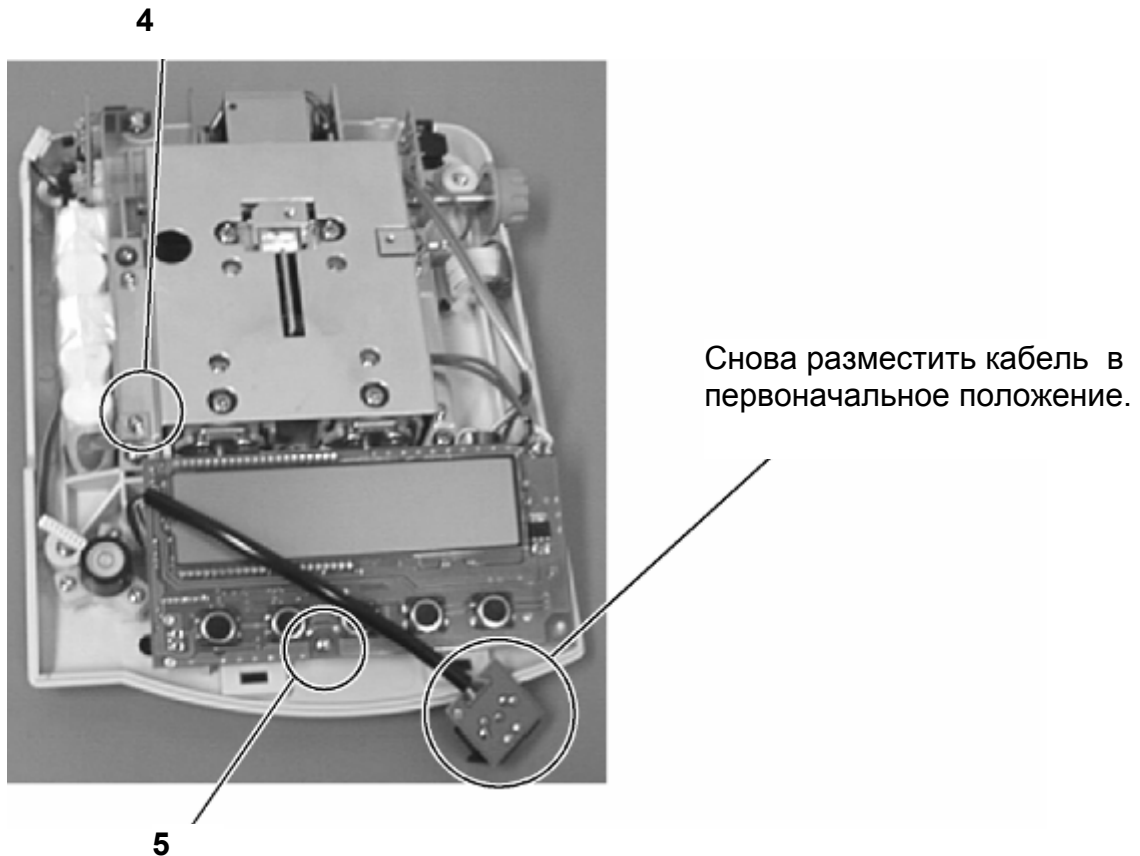

- Верхнюю часть корпуса вложить в направляющую с тыльной стороны и наклонять вперед до момента захлопывания обеих болтов, и слышимого щелчка. Прикрутить оба болта слева и справа направляющей основания и снова прикрепить основание. Заложить платформу весов.

**Указание:**

Аккумулятор сразу же готов к эксплуатации, но все-таки перед первым использованием следует его зарядить, подключив сетевой адаптер минимум на 8 часов.