



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0

Факс: +49-[0]7433-9933-149

Сайт: www.kern-sohn.com

RUS

**Инструкция по монтажу
Аккумулятор**

Страница 2

KERN EG/EW-A06

Версия 1.0 04/2006

EG/EW-A06-IA-rus-0610

RUS

KERN EG/EW-A06


Версия 1.0 04/2006

Инструкция по монтажу Аккумулятор

KERN EG-A06 для моделей с максимум ≥ 2200 г

Вскрытие весов:


- Отсоединить весы от сети.
- Снять платформу весов (1) и основание платформы весов (2).
- Открутить оба крепежные болта (3).

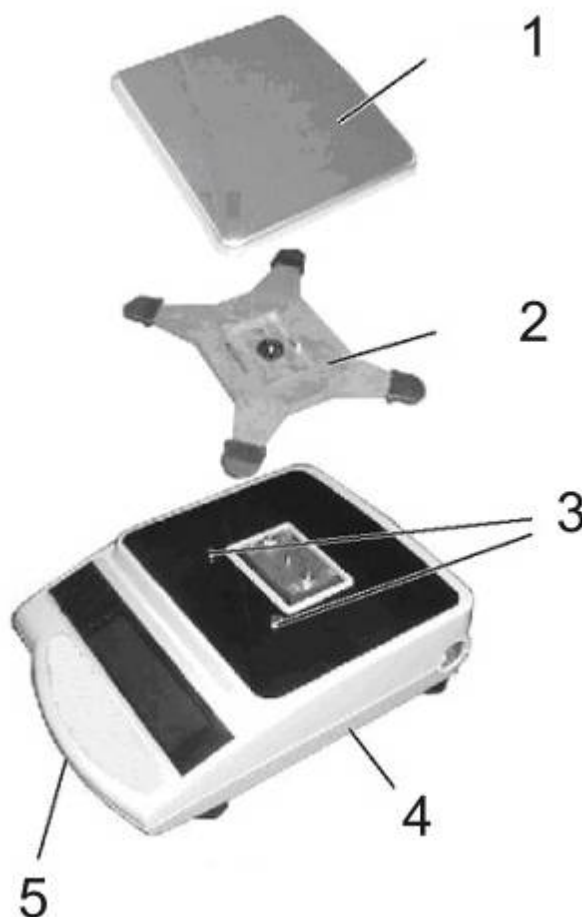


- Открутить крепежные болты (3) в нижней части корпуса (4) и осторожно снять верхнюю часть корпуса.

Монтаж аккумулятора:

- Снять кабельный держатель.

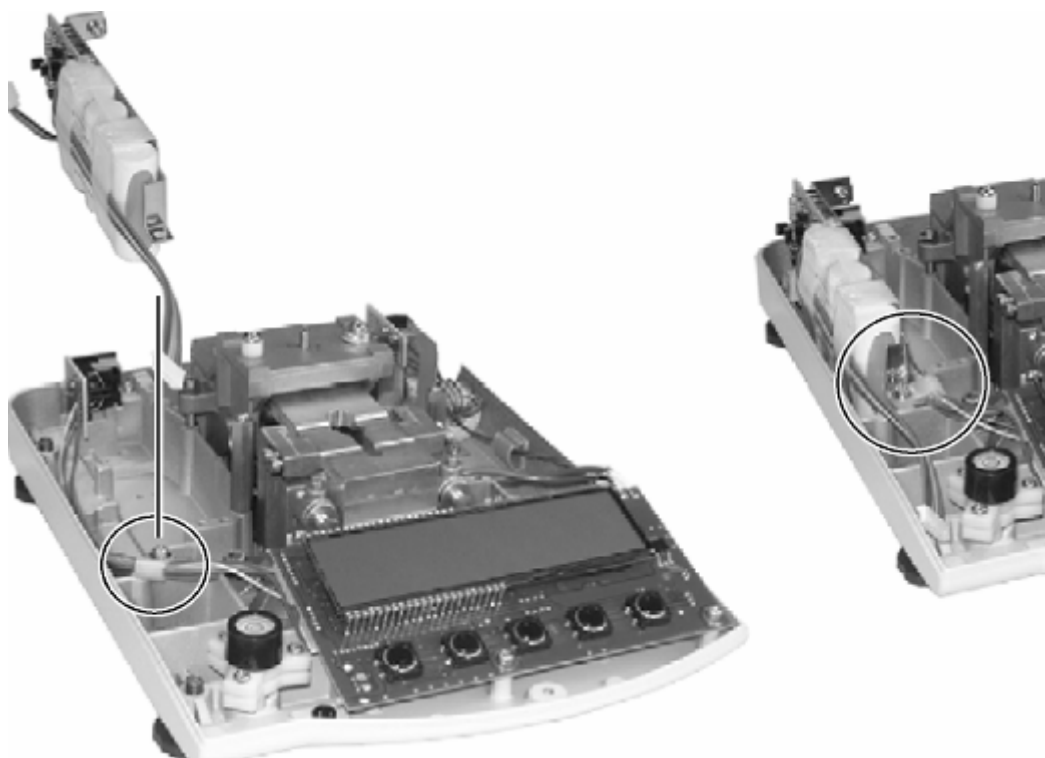


- Вынуть из упаковки комплект аккумулятора а **затем подключить питание к пластине аккумуляторов.**

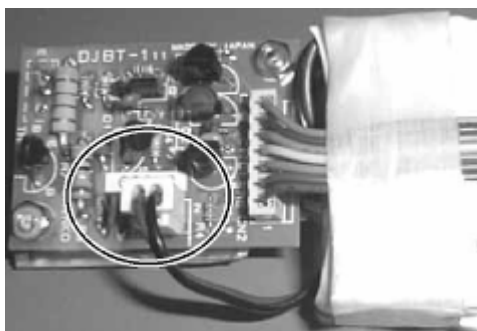

- Комплект аккумулятора разместить с левой стороны корпуса таким образом, чтобы можно было его прикрутить к весам при помощи существующей ручки и ранее слегка ослабленного кабельного держателя.

- Открутить 2 болта крепящие плату дисплея.
- Затем подключить штексельный соединитель к плате дисплея весов (CN5).

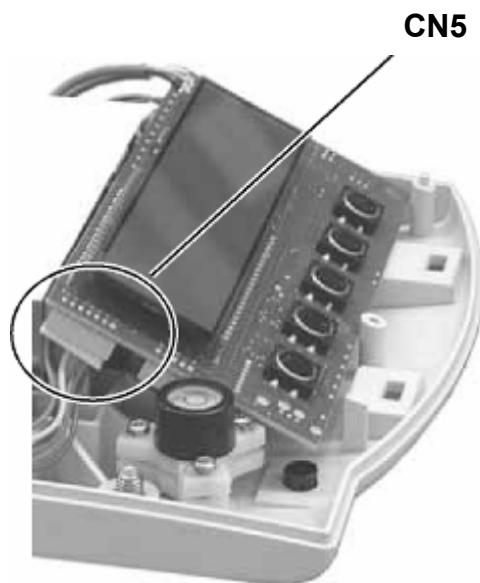

- Снова прикрутить плату дисплея при помощи ранее открученных болтов.
- Верхнюю часть корпуса заложить на нижнюю часть корпуса и снова прикрутить. Вкрутить оба крепежные болты (3) и снова прикрепить основание (2). Заложить платформу весов (1).

Указание:

Аккумулятор сразу же готов к эксплуатации, но все-таки перед первым использованием следует его зарядить, подключив сетевой адаптер минимум на 8 часов.