



**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1  
D-72336 Balingen  
E-mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0  
Факс: +49-[0]7433-9933-149  
Сайт: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

RUS

**Инструкция по монтажу  
Аккумулятор**

Страница 2

---

---

**KERN ITB-A18**

Версия 1.1 06/2007

---

---

RUS

# KERN ITB-A18


Версия 1.1 06/2007

## Инструкция по монтажу Аккумулятор


### 1 Объем поставки

- Аккумулятор с соединительным кабелем пластина/аккумулятор
- 2 самоприклеивающиеся ленты для аккумулятора
- Корпус
- Пластина с двумя скобами для крепления
- Соединительный кабель пластина/разъем сетевого адаптера
- Сетевой адаптер 24 В/1,88 А
- Сетевой кабель
- Кабель для соединения пластины терминала с пластиной аккумулятора
- Предохранительная металлическая крышка (5 болтов с полуцилиндрической головкой, 1 болт с потайной головкой)
- 4 болта с полуцилиндрической головкой для соединения терминала с корпусом аккумулятора

### 2 Монтаж элементов конструкции корпуса аккумулятора

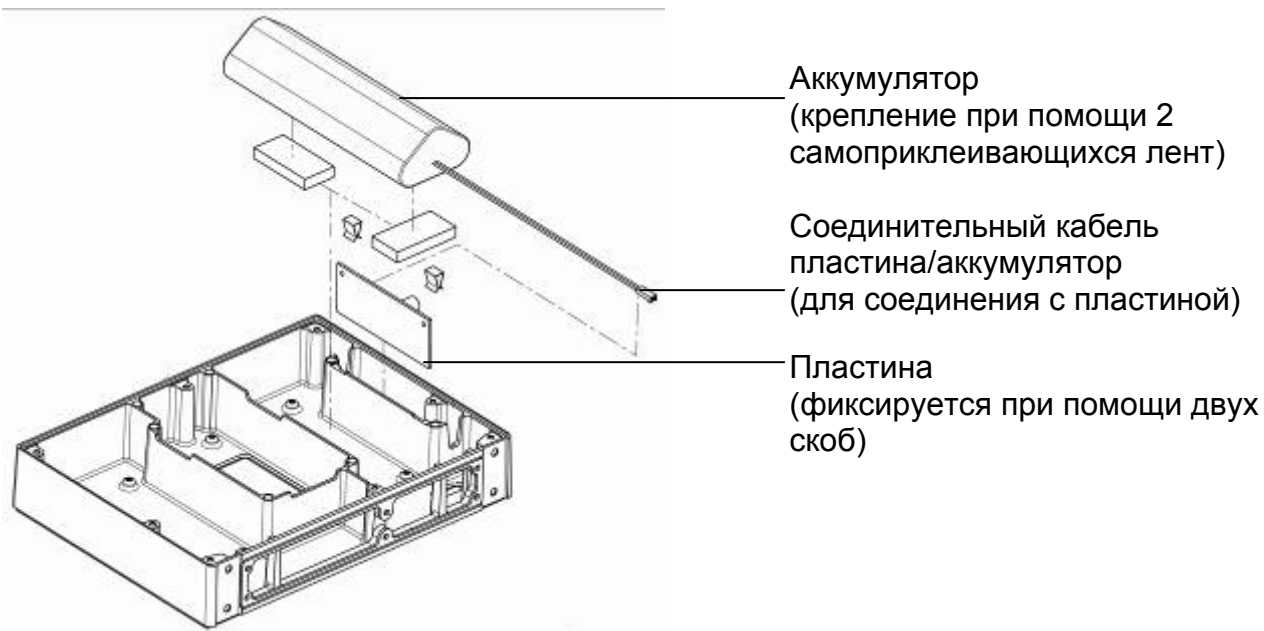

### 3 Замена сетевого адаптера в терминале

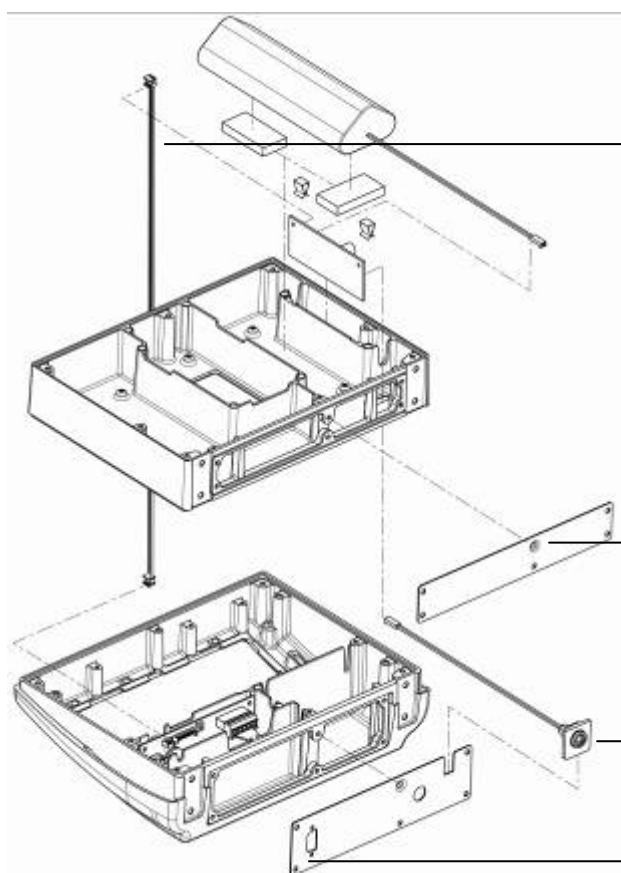

Вынуть оригинальный сетевой адаптер из терминала

Соединительный кабель терминал/аккумулятор

Смонтировать предохранительную металлическую крышку с тыльной стороны корпуса аккумулятора (обращать внимание на резиновую прокладку между корпусом и крышкой)

Соединительный кабель пластина/сетевой адаптер (всунуть присоединяющий разъем на предохранительную металлическую крышку)

Смонтировать предохранительную металлическую крышку с тыльной стороны корпуса терминала (обращать внимание на резиновую прокладку между корпусом и крышкой)

Смонтировать корпус аккумулятора на терминале, затем соединить плиту основания с корпусом аккумулятора.