



KERN® **KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

e-Mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0

Факс: +49-[0]7433-9933-149

Интернет: www.kern-sohn.com

Инструкция по эксплуатации Набор для температурной калибровки

KERN MLB-A03/A11

Версия 2.1

02/2008

RUS

MLB-A03/A11-BA-ru-0821




KERN MLB-A03/A11

Версия 2.1 02/2008

Инструкция по эксплуатации

Набор для температурной калибровки

Обзор:

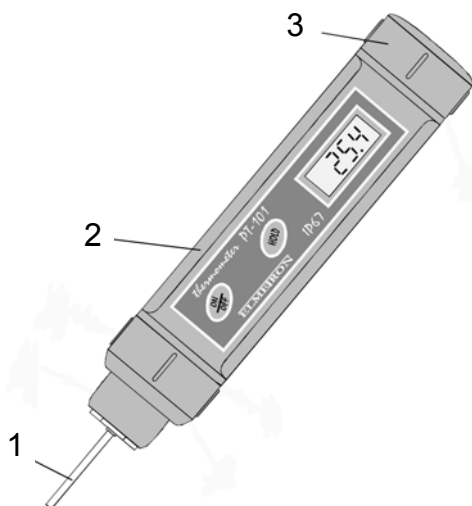

- 1: Измерительный зонд
- 2: Корпус
- 3: Крышка батарейного отсека

Технические данные:

Диапазон измерений	-70 – 200 °C	
Цена деления	0,1 °C	
Точность индикации	± 0,2°C	
Точность измерения датчика	Диапазон	
	-70 - 0°C	± 0,9°C
	0 - 100°C	± 1,0°C
	100 - 200°C	± 1,5°C
	200 - 400°C	± 3,0°C
Батарейки	3 шт. LR44, 1,5 В	
Длительность работы батарей	150 ч.	
Вес	75 г	
Размеры	L = 143 мм, Ø 26 мм	

Эксплуатация:

Включите прибор кнопкой **ON/OFF**. Прибор выполняет самопроверку. Примерно через 2 сек прибор переходит в режим измерения. На дисплей появляется максимальное измеренное значение в °С.

Выключите прибор кнопкой **ON/OFF** или если кнопка **HOLD** не нажимается в течение 10 мин, прибор выключается автоматически.

Режим HOLD: Нажмите кнопку **HOLD**, чтобы переключиться в режим ожидания. На индикаторе появляется надпись "**HLd**". Если режим ожидания активирован, термометр замораживает текущее значение на индикаторе и останавливает все последующие измерения. Индикация попеременно переключается с „HLD“ на замороженное значение и обратно. При повторном нажатии на кнопку „**HOLD**“ (на индикаторе кратковременно выводится „**Con**“) измерения продолжают вночь.

Планово-предупредительный ремонт:

Замена батарей:

Если на индикаторе появляется надпись „Lo“, то требуется замена батарей. Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека. Выньте старые батареи и вставьте новые батареи следующим образом:



После этого установите крышку на место.