



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Correo electrónico:
info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com


Instrucciones de montaje Tripode

KERN BVBP-A01

Versión 1.0
02/2008
E



BVBP-A01-IA-s-0810

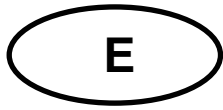

KERN BVBP-A01

Versión 1.0 02/2008

Instrucciones de instalación Tripode


Tripode de altura regulable, altura max. 1550 mm

Volumen de entrega - Montaje tripode:

	<p>1. Armar las piezas individuales según fig.</p>	<p>2. Enroscar el soporte para la unidad indicadora</p>

Montaje tripode - Unidad indicadora:

1. Desenroscar el pie de mesa de la unidad indicadora

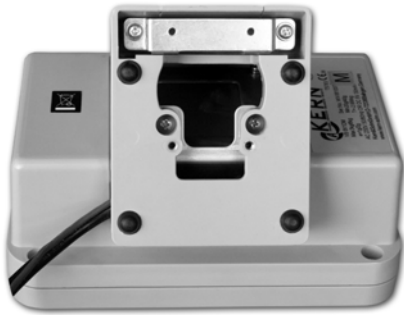

2. Desenroscar la placa de cobertura y cambiarla con la placa de cobertura del tripode



3. Enroscar la placa de cobertura



4. Enroscar el soporte del tripode sobre la placa de cobertura según fig.



5. Fijar la unidad indicadora al tripode (1) mediante el tornillo de seguridad.



6. Enroscar los botones rotativos (2, 3) para posicionar el display