



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Manual de Instrucciones

Juego de calibración de temperatura

KERN MLB-A03/A11

Version 2.1

02/2008

E

MLB-A03/A11-BA-s-0821




KERN MLB-A03

Versión 2.0 04/2006

Manual de Instrucciones

Juego de calibración de temperatura

Vista de conjunto:

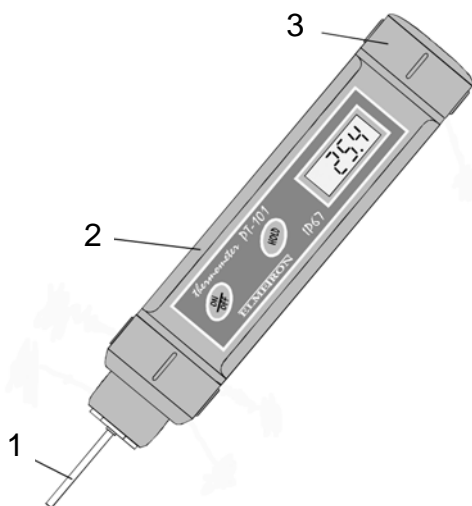

- 1: Sensor de medición
- 2: Carcasa
- 3: Cobertura del compartimiento para pilas

Datos técnicos:

Gama de medición	-70 – 200 °C	
Legibilidad	0,1 °C	
Exactitud de indicación	±0,2°C	
Exactitud de medición del sensor	Gama	
	-70 - 0°C	± 0,9°C
	0 - 100°C	± 1,0°C
	100 - 200°C	± 1,5°C
	200 - 400°C	± 3,0°C
Baterías	3 unidades LR44, 1,5 V	
Durabilidad de las baterías	150 horas	
Peso	75 g	
Dimensiones	L = 143 mm, Ø 26 mm	

Funcionamiento:

Conectar el equipo con la tecla **ON/OFF**. El equipo efectúa un autotest. Después de aprox. 2 sec el equipo se encuentra en el modo de medición. En el display aparece el valor más alto medido en °C.

Desconectar el equipo mediante la tecla **ON/OFF** o si la tecla **HOLD** no es accionada dentro de 10 minutos, el equipo se desconecta automáticamente.

Modo HOLD: Apriete la tecla **HOLD** para llegar al modo de paro. El símbolo "HLD" aparece en la indicación. Cuando el modo de paro está activado, el termómetro retiene el valor actual en la indicación y bloquea todas las mediciones siguientes. La indicación cambia siempre de „HLD“ al valor mantenido.

Al apretar de nuevo la tecla „HOLD“ (en la indicación aparece brevemente „Con“) las mediciones son continuadas.

Entretención:

Cambio de baterías:

Si en la indicación aparece „Lo“, es necesario cambiar las baterías. Para cambiar las baterías, abra la tapa del compartimiento de baterías. Saque las baterías gastadas y ponga las nuevas de acuerdo a la siguiente ilustración:



Después vuelva a poner la tapa.