

Produktbroschüre

08.08.2026

KERN SET-14

EasyTouch Individual Print - Personalisierbare Ausdrucke

DEUTSCH

Software EasyTouch


SET-14

**Individual
Print**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

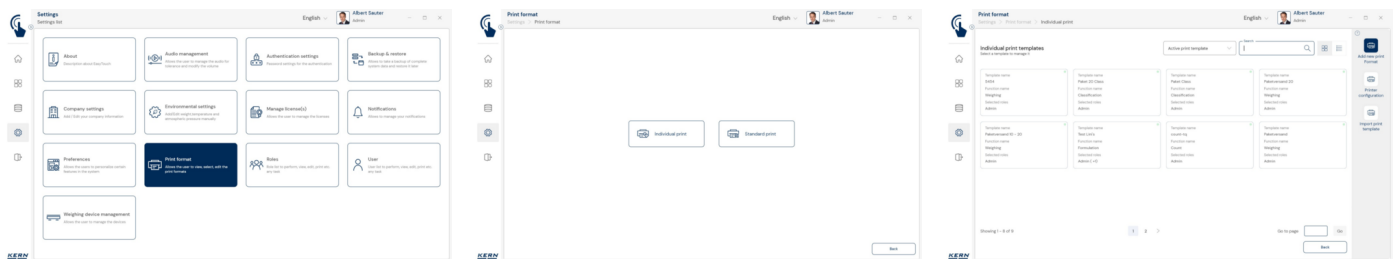

MERKMALE

- Hinweis: Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base
- Individuelles Platzieren von Druckelementen: Mit EasyTouch Individual Print gestalten Sie Ihren Ausdruck ganz nach Ihren Vorstellungen und Vorgaben. Ordnen Sie Angaben wie Gewicht, Stückzahl, Preis, Nutzer und/oder Datum und Uhrzeit nach Wunsch an
- Frei wählbare Papiergrößen zwischen 20×20 mm bis 210×297 mm (DIN A4): Für Druckerzeugnisse wie Klebeetiketten kann die Seitengröße nach Bedarf eingerichtet werden, einschließlich eines definierbaren Auto-Vorschubs von Etikett zu Etikett
- Die Barcode-Funktion erlaubt es, jedes Druckelement (z. B. Artikelnummer, Nettogewicht, Stückzahlergebnis) als Barcode oder QR-Code zu drucken. Die Barcode-Elemente können ebenfalls frei und in beliebiger Größe im Druckbereich platziert werden. Es stehen verschiedene Barcode-Typen zur Auswahl
- Externe Übertragung von Druckvorlagen: Möglichkeit, Druckvorlagen aus einer lokalen EasyTouch Installation auf eine andere zu übertragen, sofern keine zentrale Datenbank vorhanden ist
- Personalisierbare Nutzer- und Funktionseinstellungen: einzelnen Nutzergruppen können für bestimmte Funktionen individuelle Druckformate zugewiesen werden
- Firmeninformationen: Alle Firmendetails auswählbar, z. B. Webadresse, Logos etc.
- Individuelle Grafik- und Bilder-Funktion: Je Druckbild können eigene Bilder, Logos oder Icons eingebunden werden. Diese Grafikelemente sind in der gewünschten Größe frei platzierbar
- Drucker: Zebra ZD421 von KERN freigegeben. Für andere Druckermodele wenden Sie sich bitte an den KERN Support

Optionen

- KERN Support zur individuellen Druckbildgestaltung: Gerne unterstützen wir Sie bei der Erstellung eines eigenen Ausdrucks. Bitte wenden Sie sich an ETsupport@kern-sohn.com

Lizenzinformationen

- Lizenzumfang: Eine Lizenz kann auf einem Endgerät (PC, Laptop, Android-Tablet) betrieben werden
- Benutzer: In einer Lizenz können unbeschränkt viele Benutzer angelegt werden

BITTE BEACHTEN SIE FÜR IHRE BESTELLUNG

- Voraussetzung für dieses Set ist das Basisprogramm SET-01 Base

PIKTOGRAMME

Standard



Option



KERN Piktogramm-Übersicht



EasyTouch: Geeignet für die Verbindung, Datenübertragung und Steuerung durch PC oder Tablet



Zentrale Benutzerverwaltung für KERN EasyTouch Funktionen. Zu einem Benutzer sind primäre Stammdaten, wie z. B. Vorname, Nachname, Bild hinterlegbar. Jedem Benutzer wird eine Benutzerrolle zugeordnet, die über individuell konfigurierbare Rechte in der KERN EasyTouch App verfügt. Durch diese Struktur können Standard-User, Supervisor-User etc. angelegt werden. Das Einloggen in die KERN EasyTouch App erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort.



In diesem Speicher werden alle gedruckten und gespeicherten Wiedaten und Messdaten abgelegt. Die Speicherung erfolgt entweder auf dem lokalen Auswertegerät oder zentral – für alle angeschlossenen Wiegesysteme – in einem Serververzeichnis (Save-Data Server oder Save-Data Cloud). Dynamische Daten können jederzeit wieder aufgerufen und ausgedruckt bzw. in Tabellenform exportiert werden.



Alle Speicherdaten werden manipulationssicher gespeichert. Die Veränderungen von Stammdaten werden ebenfalls manipulationssicher im dynamischen Datenspeicher gesichert (Data Traceability)



Geräte-Qualifizierung: normkonformes Qualifizierungskonzept, das folgende Validierungsdienstleistungen umfasst: Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ)



Zentrale Datenspeicherfunktion zur zusätzlichen Speicherung aller Messdaten in einem zentralen, lokalen Serververzeichnis. Hier werden die Messdaten aller, über KERN EasyTouch angeschlossenen, Wiegesysteme sowie aus allen installierten KERN EasyTouch Funktionen gespeichert. Speziell für Benutzer mit mehreren Wiegesystemen besteht hierdurch der Vorteil, alle Wiedaten in nur einer Datenbank konsolidiert zu haben und einzelne Messdaten von verschiedenen Waagen in nur einer Tabelle suchen zu müssen. Die Save-Server Datenspeicherung ist ebenfalls manipulationssicher und unveränderlich.